

友情提示

- 请在使用本仪器前，详细阅读本说明书。
- 仪器超过一年必须送计量部门或有资格的单位复检，合格后方可使用。
- 所使用电极的保质期参见电极的使用说明书，超过保质期后，不管是否使用过，其性能都会受到影响，应及时更换。
- 如果仪器长时间不使用，用户应断开电源适配器的电源，以免长时间供电引起发热进而损坏仪器，为您带来不必要的损失。
- 用户不应该使用不符合我公司仪器要求的电源适配器，以免损坏仪器，为您带来不必要的损失。

目 录

1	仪器的安装	
1.1	开箱.....	6
1.2	仪器结构.....	6
1.3	仪器安装.....	11
1.3.1	多功能电极架的安装.....	11
1.3.2	测量单元的安装.....	11
1.3.3	测量电极的安装.....	11
1.3.4	电源适配器的安装.....	12
1.3.5	打印机连接线的安装.....	12
1.3.6	仪器日常使用.....	12
2	仪器操作指南.....	13
2.1	简介.....	13
2.1.1	L 系列仪器分类.....	14
2.1.2	术语解释.....	15
2.1.3	仪器的特点.....	16
2.1.4	仪器的主要技术性能.....	22
2.1.5	仪器的操作方式.....	24
2.1.6	总操作框图.....	26
2.2	测量方法.....	27
2.2.1	测量方法介绍.....	27
2.2.2	基本测量方法.....	27
2.2.3	测量方法数量.....	32

2.2.4 U 盘的文件存贮格式.....	32
2.2.5 测量方法的管理.....	33
2.2.6 测量方法的参数.....	35
2.2.7 创建自己的测量方法.....	43
2.3 开机、关机和按键.....	43
2.4 用户登录和起始界面.....	44
2.5 仪器操作	47
2.5.1 快捷方式.....	47
2.5.2 系统设置.....	47
2.6 电极 ID 管理.....	50
2.7 电极校正.....	54
2.7.1 校正 pH 电极.....	55
2.7.1.1 校正前准备.....	55
2.7.1.2 检查测量参数.....	56
2.7.1.3 检查图形属性.....	57
2.7.1.4 开始校正.....	57
2.7.1.5 校正结果报告.....	58
2.7.2 校正 pX 电极.....	59
2.7.2.1 校正前准备.....	60
2.7.2.2 检查测量参数.....	60
2.7.2.3 检查图形属性.....	60
2.7.2.4 开始校正.....	61
2.7.2.5 校正结果报告.....	62
2.7.3 校正 ORP 电极.....	63
2.7.3.1 校正前准备.....	63
2.7.3.2 检查测量参数.....	64

2.7.3.3 开始校正.....	64
2.7.3.4 校正结果报告.....	65
2.7.4 校正电极常数.....	65
2.7.4.1 校正前准备.....	66
2.7.4.2 检查测量参数.....	67
2.7.4.3 检查图形属性.....	67
2.7.4.4 开始校正.....	67
2.7.4.5 校正结果报告.....	69
2.7.5 校正 TDS 系数.....	70
2.7.6 校正海水盐度.....	71
2.7.7 校正溶解氧电极.....	72
2.7.7.1 校正前准备.....	72
2.7.7.2 检查测量参数.....	73
2.7.7.3 检查图形属性.....	73
2.7.7.4 开始校正.....	74
2.7.7.5 校正结果报告.....	75
2.8 测量	76
2.8.1 测量开始前的准备.....	76
2.8.2 开始测量的几种途径.....	76
2.8.3 从“重复上次测量”开始测量.....	76
2.8.4 从“开始直接测量”开始测量.....	77
2.8.4.1 测量前准备.....	78
2.8.4.2 检查测量参数.....	78
2.8.4.3 检查电极，校正结果.....	78
2.8.4.4 检查样品，测量条件.....	80

2.8.4.5	检查结果处理.....	80
2.8.4.6	检查图形属性.....	80
2.8.4.7	开始测量.....	81
2.8.4.8	测量结束，结果报告.....	83
2.8.5	从“开始方法测量”开始测量.....	84
2.8.5.1	pH 测量方法的测量.....	85
2.8.5.2	pX 测量方法的测量.....	91
2.8.5.3	ORP 测量方法的测量.....	91
2.8.5.4	直读浓度测量方法的测量.....	92
2.8.5.5	标准添加测量方法的测量.....	93
2.8.5.6	试样添加测量方法的测量.....	98
2.8.5.7	GRAN 测量方法的测量.....	99
2.8.5.8	电导率测量方法的测量.....	101
2.8.5.9	TDS 测量方法的测量.....	106
2.8.5.10	盐度测量方法的测量.....	106
2.8.5.11	电阻率测量方法的测量.....	106
2.8.5.12	溶解氧浓度测量方法的测量....	110
2.8.5.13	饱和度测量方法的测量.....	111
2.8.6	从“样品列表测量”开始测量.....	111
2.8.6.1	设置样品列表.....	112
2.8.6.2	进样器设置.....	114
2.8.6.3	电极校正.....	115
2.8.6.4	测量结果选择.....	116
2.8.6.5	输出选项.....	116
2.8.6.6	开始测量.....	117
2.9	数据中心	118

2.9.1 查阅当前测量单元.....	118
2.9.2 查阅电极的校正数据.....	118
2.9.3 pH 标液组管理.....	118
2.9.4 查阅存贮结果.....	122
2.9.4.1 查阅设置.....	122
2.9.4.2 查阅结果.....	123
2.9.4.3 结果报告.....	124
2.9.4.4 统计结果.....	125
2.9.4.5 输出设置.....	126
2.9.4.6 输出.....	126
 3 仪器维护.....	 127
3.1 仪器的维护.....	127
3.2 常见故障排除.....	128
 4 仪器的附件信息.....	 129
 5 附录.....	 130
附录 1: 仪器输出设备及操作说明.....	130
附录 2: 故障现象与故障排除表.....	133
附录 3: 术语解释.....	134
附录 4: 产品订购信息.....	135

1 仪器的安装

1.1 开箱

在仪器的装运包装箱中可找到以下部件：

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. L 系列仪器 | 1 台 |
| 2. REX-3 型电极支架（带底座） | 1 只 |
| 3. 附件 | 1 套 |
| 4. 相关测量单元和测量电极（根据客户需求选购） | |

1.2 仪器结构

1.2.1 仪器正面图



仪器正面示意图（图 1）

- 1) 主机
- 2) REX-3 型电极架（带底座）
- 3) 相应测量单元以及测量电极

仪器由主机和电极系统组成，两者缺一不可。电极系统随测量单元的不同而不同。

L 系列仪器最多支持三种测量单元，分别为 pX 测量单元、电导测量单元、溶解氧测量单元，每个测量单元都包含有温度测量。其中 pX 测量单元支持 pH 复合电极、各种离子选择电极；电导测量单元支持电导测量电极；溶解氧测量单元支持溶解氧测量电极。对应不同的系列产品，出厂时，仪器配置有相关的测量电极，用户事先应询问公司销售部门，了解相关信息，确定自己需要测量的元素，并选购合适的仪器，以及相应的电极。

其中，PHSJ-6L 型 pH 计配置单个 pX 测量单元，支持 E-201-L 型复合电极、T-818-L 型温度电极，允许测量 pH 值、电位、温度值；PXSJ-227L 型离子计配置有单个 pX 测量单元，支持 E-201-L 型复合电极、PF-202-L 型氟离子复合电极、T-818-L 型温度电极，允许测量 pH、氟离子 (pF)、离子浓度、电位、温度；DDSJ-319L 型电导率仪配置单个电导测量单元，支持 DJS-1-L 型电极，T-818-L 型温度电极，允许测量电导率、TDS、电阻率、盐度值、温度值；JPSJ-606L 型溶解氧仪配置单个溶解氧测量单元，支持 DO-958-L 型溶解氧电极，允许测量溶解氧、饱和度、温度值；DZS-708L 型多参数分析仪支持配置多个测量单元，最多同时支持任意 4 个，支持所有相关电极和所有参数（一切以实际的装箱单为准）。

对应离子计和多参数，如果用户需要测量其他离子，可按照实际需要选购合适的离子选择电极；同样用户也可以按照实际需要选配其他常数的电导电极。

1.2.2 仪器后面图



仪器后面示意图 (图 2)

- 4) 相应测量单元
- 5) 电源插座
- 6) USB1 插座
- 7) COM1 插座
- 8) COM2 插座
- 9) USB2 插座

1.2.3 pX 测量单元



pX 测量单元示意图 (图 3)

- 10) 温度电极插座
- 11) 离子电极插座 (BNC 插座)
- 12) 接地 (参比电极) 插座

1.2.4 电导测量单元



电导测量单元示意图(图 4)

13) 温度电极插座

14) 电导电极插座

15) 接地插座

1.2.5 溶解氧测量单元




溶解氧测量单元示意图(图 5)

16) 溶解氧电极插座

17) 接地插座

1.2.7 仪器配件

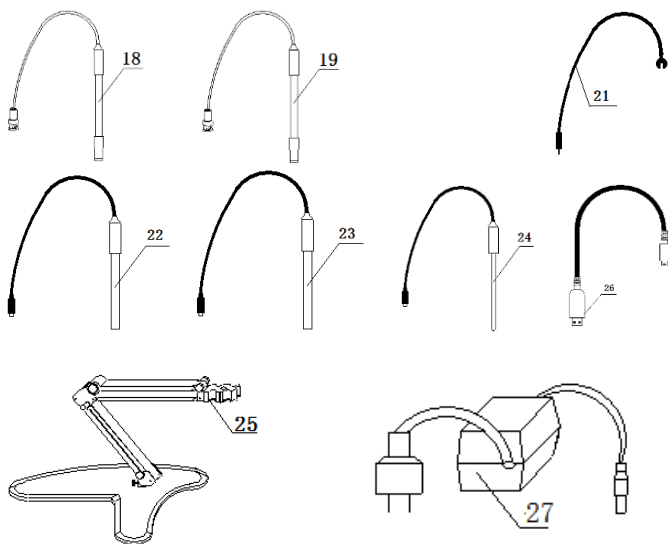


仪器附件示意图(图 6，随仪器不同而不同)

- 18) E-201-L 型 pH 复合电极
- 19) PF-202-L 型氟离子复合电极
- 20) Q9 短路插头
- 21) 接地线
- 22) DJS-1-L 型电导电极
- 23) DO-958-L 型溶解氧电极
- 24) T-818-L 型温度电极
- 25) REX-3 型电极架
- 26) USB 连线
- 27) 电源适配器

1.3 仪器安装

打开 L 系列仪器包装，取出 L 系列仪器、电极支架以及相关附件。

1.3.1 多功能电极支架的安装

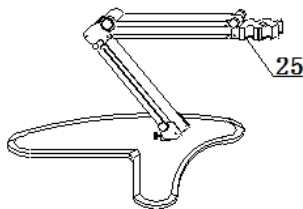

多功能电极支架示意图(图 7)

1.3.2 测量单元的安装

测量单元随仪器不同而不同。多参数支持最多 4 个任意组合的测量单元，其他仪器只支持单个测量单元。断开电源，将 pX 测量单元、电导测量单元、溶解氧测量单元分别插入 L 系列仪器中。

1.3.3 测量电极的安装

1.3.3.1 pH 型复合电极的安装

在 pX 测量单元背面找到离子电极和温度电极插座，安装 E-201-L 型 pH 复合电极和 T-818-L 型温度电极；

1.3.3.2 电导电极的安装

在电导测量单元背面找到电导电极和温度电极插座，安装 DJS-1-L 型电导电极和 T-818-L 型温度电极；

1.3.3.3 溶解氧电极的安装

在溶解氧测量单元背面找到溶解氧插座，安装 DO-958-L 型溶解氧电极；

1.3.3.4 离子电极的安装

在 pX 测量单元背面找到离子电极和温度电极接口，安装离子电极（譬如：PF-202-L 型氟离子复合电极）和 T-818-L 型温度电极。

注意：对应 pX 测量单元，如果用户不需要测量时，请将随机提供的 Q9 短路插头插入电极插座内，以避免损坏仪器内部的高阻器件，以免损坏仪器，给您带来不必要的损失。

1.3.4 电源适配器的安装

仪器随机提供电源适配器。本电源适配器适用于以下电源：输入：100~240VAC，2A，50/60Hz；输出：24VDC，2.7A。

用户将电源适配器一端连接仪器，另一端连接电源，打开电源，仪器即点亮。

注意

- 1、本适配器只适用于本仪器，不建议使用于其他类型的仪器，也不建议使用其他类型的电源适配器。
- 2、电源适配器插入仪器时可能出现小火花，这个是正常现象，用户不必担心。

1.3.5 打印机连接线的安装

仪器支持串行打印机（打印机需用户自行选购，参考附录），如果用户需要打印测量结果、存贮结果等，连接打印机和仪器，并设置仪器的串口号、通信波特率等。

1.3.6 仪器的日常使用

仪器在日常使用中，请不要随意插拔测量单元，否则将影响使用寿命、测量方法对应的通道参数等，影响使用。

相关测量电极的保养请参考电极使用说明书。

2 仪器的操作指南

2.1 简介

使用 L 系列仪器之前，请确保已阅读仪器安装指南和操作指南。使用仪器时注意的问题有：

- 如果选用非原机配备电源适配器可能会发生不必要的安全问题。
- 必须有良好的接地。
- 防止腐蚀性气体侵入。
- 仪器的接口必须保持清洁、干燥，切忌与酸、碱、盐溶液接触。
- 仪器可供长期稳定使用。测试样品后，所用电极应浸放在蒸馏水中。
- PHSJ-6L 型 PH 计、PXSJ-226L 型离子计、DZS-708L 型仪属于高精度的测量仪器，为了避免仪器的高阻器件受到损坏，当 pX 测量单元不连接测量电极时，应将随机提供的 Q9 短路插头插入测量电极插座上。当仪器连接电极时，必须将短路插头放置在干燥、干净的环境，防止短路插头受潮，再次使用时影响仪器性能，甚至损坏仪器。
- 仪器可供长期稳定使用。测试完样品后，所用电极应浸放在蒸馏水中，如果使用间隔大于 6 小时或长期储存，建议洗干净后放入空的保护瓶中存放。

2.1.1 L 系列仪器分类

L 系列仪器采用模块化方式，可以按照用户需要定制，以下为仪器分类情况。

仪器分类以及测量参数表

NO.	仪器型号	支持测量单元	支持测量参数
1	PHSJ-6L 型实验室 pH 计	单 pX 测量单元	mV、pH、温度
2	PXSJ-227L 型离子计	单 pX 测量单元	mV、pH、pX、ORP、RmV、离子浓度、温度
3	DDSJ-319L 型电导率仪	单电导率测量单元	电导率、电阻率、TDS、盐度、温度
4	JPSJ-606L 型溶解氧测定仪	单溶解氧测量单元	溶解氧、饱和度、溶解氧电流值、温度
5	DZS-708L 型多参数分析仪	最多任意 4 个 pX/电导率/溶解氧测量单元的组合	mV、pH、pX、ORP、RmV、离子浓度、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、饱和度、溶解氧电流值、温度

2.1.2 术语解释

- **pH 斜率**: 每变化 1pH 值产生电位的变化量, 通常用 mV/pH 或%表示。
- **pH 的 E0**: 又称“零电位”, 通常是指 pH 为 7 时的电位值。
- **pH 的一点标定**: 用一种 pH 缓冲溶液进行的校准。
- **pH 的多点标定**: 用两种以上 pH 缓冲溶液进行的校准。
- **电极常数**: 又称电导池常数, 电极片的距离与面积之比。通常用 cm^{-1} 表示。
- **TDS 转换系数**: 电导率与 TDS 的换算系数。
- **温度系数**: 温度每变化 1°C 引起的电导率的变化量, 通常用 $\%/^{\circ}\text{C}$ 表示。
- **溶解氧浓度**: 在一定条件下, 溶解于水中分子状态的氧的含量。用每升水中氧气的毫克数表示。通常记作 DO。
- **溶解氧饱和度**: 现场溶解氧浓度与相同条件下饱和溶解氧浓度的比值。
- **溶解氧大气压**: 现场大气压力。用 kPa 表示。
- **溶解氧盐度**: 水中含盐量。用 g/L 表示。
- **溶解氧零点标定**: 在“无氧水”(新鲜配制的 5%亚硫酸钠溶液)中对电极进行标定。
- **溶解氧满度标定**: 在空气或空气充分溶解饱和的水中对电极进行标定。

2.1.3 仪器的特点

L 系列仪器是全新设计的新一代实验室高精度分析仪器，采用模块化结构，最多支持 4 种测量单元的任意组合使用。仪器主要有以下基本特点：

- 仪器采用全新微处理器技术，使用 7" TFT 触摸屏，达 65k 色域；支持简单的滑动操作。
- 全新 UI 设计规范，导航式操作体验。
- 仪器采用模块化结构，支持多种测量单元。
- 支持电极 ID 管理，电极校正记录管理功能。对应不同的测量单元，每个单元最大支持各 5 支测量电极；每支测量电极支持 20 套校正记录，记录历次校正数据，完整检测电极性能。
- 支持电极保质期设置，保质期提醒功能。
- 仪器支持用户管理，最大支持 8 个用户，支持密码管理。
- 仪器支持多种途径开始测量，包括从起始界面、快捷方式、重复上次测量、测量方法管理、样品列表测量等启动测量。
- 允许用户创建快捷方式，可以将经常使用的功能、测量方法创建为快捷方式，直接启动。
- 仪器支持样品列表测量功能，支持我公司生产的自动进样器，可以实现多样品自动测量，最多一次测量 11 个样品，满足用户批量测试的需求；使用进样器，仪器也支持 pH 电极的自动标定。
- 仪器以测量方法管理所有的测量过程，支持测量方法的查阅、拷贝、编辑、新建等功能。

- 仪器支持多种读数方式，包括连续读数方式、平衡读数方式、定时读数方式，支持长定时或者间隔定时。
- 仪器具有良好操作界面，使用方便，能实时显示有关测试方法、测量曲线、测量结果。所有测量支持平衡条件判断，平衡条件提示；动态显示测量曲线，可以有效观察变化。
- 仪器支持 U 盘，允许读写测量方法，保存测量结果、测量曲线，适合机构研究分析、观察样品的响应。
- 支持存贮大容量测量结果。支持多种查阅方式，可按存贮编号、存贮时间、操作者 ID、方法名称、测量样品 ID、电极 ID 等查阅存贮数据，查阅结果以曲线方式显示。
- 仪器具有统计功能，允许用户将测量结果进行统计、查阅、分析、比较、保存。
- 仪器支持 GLP 规范。
- 支持中英文语言。
- 仪器支持固件升级功能，多种升级途径，包括用 U 盘直接升级；允许仪器功能扩展和个性化要求。
- 支持 USB、RS232 连接 PC、串口打印机；允许打印输出测量结果、测量曲线。
- 仪器具有断电保护功能在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下，仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。
- 支持背光调整，具有自动背光控制功能，当用户打开自动背光控制时，在设定的时间内如果用户没有操作仪器，仪器将自动降低背光，以节约功耗。

PHSJ-6L 型 pH 计特点

- 仪器支持单个 pX 测量单元；允许测量 mV 值、pH 值、温度值；
- 仪器支持存贮最大 100 套测量方法。
- 支持管理 5 只 pH 电极；每只电极 20 套校正记录；
- 支持存贮 1000 套 pH 测量结果。
- 支持电极校正功能，自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲溶液, 最多 6 点校正。
- 具有标液组管理功能，允许用户创建自己的标液。
- 支持上述基本功能。

PXSJ-227L 型离子计特点

- 仪器支持单个 pX 测量单元；允许测量电位值、pH 值、pX 值、ORP 值、RmV、离子浓度值、温度值；
- 仪器支持存贮最大 100 套测量方法。
- 支持管理 5 只 pH 电极、5 只 pX 电极、5 只 ORP 电极；每只电极 20 套校正记录；
- 支持存贮 1000 套 pH、1000 套 pX、1000 套 ORP、1000 套离子浓度的测量结果。
- 支持电极校正功能；
- pH 校正支持自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲剂, 最多 6 点校正。
- 具有标液组管理功能，允许用户创建自己的 pH 标液。
- 仪器允许测量多种常规的离子，仪器随机提供了多种常用的离子模式如： H^+ 、 Ag^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 F^- 、 NO_3^- 、 BF_4^- 、 CN^- 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Ca^{2+} 等，方便用户的使用。用户

只要配以相应的离子选择电极和参比电极后即可直接测量相应离子的浓度，测量结束后可以方便的进行各种浓度单位的转换。

- 仪器具有多种离子浓度测量模式，支持直读浓度测量方法、标准添加测量方法、试样添加测量方法、GRAN 测量方法。
- 支持上述基本功能。

DDSJ-319L 型电导率仪特点

- 仪器支持单个电导测量单元；允许测量电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值、温度值；
- 仪器支持存贮最大 100 套测量方法。
- 支持管理 5 只电导电极；每只电极 20 套校正记录；
- 支持存贮 1000 套测量结果。
- 支持电极校正功能，用户可以校正电极常数或 TDS 转换系数。
- 支持多点电导校正，最多支持 5 点校正；
- 支持电导标准溶液自动识别，默认 4 种 JJG 标准的标液；
- 支持多种电导率补偿方式，包括纯水补偿；
- 支持多种盐度补偿方式，包括海水盐度补偿方式；
- 在全量程范围内，具有自动温度补偿、自动校准、自动量程、自动频率切换等功能。
- 支持上述基本功能。

JPSJ-606L 型溶解氧仪特点

- 仪器支持单个溶解氧测量单元；允许测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流、温度值；
- 仪器支持存贮最大 100 套测量方法。
- 支持管理 5 只溶解氧电极；每只电极 20 套校正记录；
- 支持存贮 1000 套测量结果。
- 支持电极校正功能，用户可以校正零氧、满度。
- 支持大气压自动补偿。
- 支持自搅拌溶解氧电极，方便用户使用。
- 支持上述基本功能。

DZS-708L 型多参数分析仪特点

- 仪器支持 pX 测量单元、电导测量单元、溶解氧测量单元，支持测量单元的任意组合使用，最多允许连接 4 套任意类型的测量单元。
- 测量单元支持即插即用。
- 随配置的测量单元不同，允许测量不同的参数；其中
 - pX 测量单元支持测量：电位值、pH 值、pX 值、ORP 值、RmV、离子浓度值；
 - 电导测量单元：电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值；
 - 溶解氧测量单元：溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流；
- 仪器支持存贮最大 100 套测量方法。
- 支持管理 5 支 pH 电极、5 支 pX 电极、5 支 ORP 电极、5 支电导电极、5 支溶解氧电极；每支电极 20 套校正记录；

- 支持存贮 1000 套 pH 测量结果、1000 套 pX 测量结果、1000 套 ORP 测量结果、1000 套离子浓度测量结果、1000 套电导测量结果、1000 套溶解氧测量结果。
- pH 校正支持自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲剂, 最多 6 点校正。
- pH 具有标液组管理功能, 允许用户创建自己的 pH 标液。
- 仪器允许测量多种常规的离子, 仪器随机提供了多种常用的离子模式如: H^+ 、 Ag^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 F^- 、 NO_3^- 、 BF_4^- 、 CN^- 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Ca^{2+} 等, 方便用户的使用。用户只要配以相应的离子选择电极和参比电极后即可直接测量相应离子的浓度, 测量结束后可以方便的进行各种浓度单位的转换。
- 仪器具有多种离子浓度测量模式, 支持直读浓度测量方法、标准添加测量方法、试样添加测量方法、GRAN 测量方法。
- 支持多点电导校正, 最多支持 5 点校正;
- 支持电导标准溶液自动识别, 默认 4 种 JJG 标准的标液;
- 支持多种电导率补偿方式, 包括纯水补偿;
- 支持多种盐度补偿方式, 包括海水盐度补偿方式;
- 用户可以校正溶解氧零氧、满度。
- 仪器支持溶解氧大气压自动补偿。
- 支持自搅拌溶解氧电极, 方便用户。
- 支持上述基本功能。

2.1.4 仪器的主要技术性能

1 测量范围

- pH: -2.000pH~20.000pH;
- pX: 0.000pX~14.000pX;
- mV: -2000.00mV~2000.00mV;
- 离子浓度: (0~19990)

可选单位: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、 μ g/L

- 电导率: 0.000 μ S/cm~3000mS/cm;
- 电阻率: 5.00 Ω .cm~100.0M Ω .cm;
- TDS: 0.000 mg/L~1000g/L;
- 盐度: (0.00~8.00)%;
- 溶解氧浓度: (0.00~90.00)mg/L;
- 溶解氧饱和度: (0.0~600.0)%;
- 温度: (-5.0~130.0) $^{\circ}$ C。

2 分辨率

- pH/pX: 0.001pH/pX;
- mV: 0.01mV;
- 离子浓度: 四位有效数字 (科学计数法表示)
- 电导率: 随各档次不同;
- 电阻率: 随各档次不同;
- TDS: 随各档次不同;
- 盐度: 0.01%;
- 溶解氧浓度: 0.01mg/L ;
- 溶解氧饱和度: 0.1%;
- 温度: 0.1 $^{\circ}$ C。

3 电子单元基本误差

- pH/pX: ± 0.002 pH/pX;
- mV: $\pm 0.03\%$ FS;
- 离子浓度: $\pm 0.3\%$;
- 电导率: $\pm 0.5\%$ (FS);
- 电阻率: $\pm 0.5\%$ (FS);
- TDS: $\pm 0.5\%$ (FS);
- 盐度: $\pm 0.1\%$
- 溶解氧: ± 0.10 mg/L;
- 溶解氧饱和度: $\pm 2.0\%$;
- 温度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。

9 仪器正常工作条件

- 环境温度: $(5.0 \sim 35.0)^{\circ}\text{C}$;
- 相对湿度: 不大于 80%;
- 供电电源: 电源适配器 (输入: 100-240VAC, 1.35A; 输出: 24VDC, 3A);
- 除地磁场外, 周围无电磁场干扰。

10 外形尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高, mm)

280 $\times$ 280 $\times$ 130;

11 重量(kg): 约 2.5。

2.1.5 仪器的操作方式

本仪器使用电阻式触摸屏作为操作、控制设备，仪器将随机配置触摸笔，用户触摸按键时可以适当延长一点时间以增加点击的准确性，如果偏离位置确实较大，应该进行触摸屏的重新校正，以免影响使用效果。

注意：

电阻式触摸屏不同于电容式触摸屏，可以稍用力、延时点击。


仪器默认以蓝色高亮条表示选中，浅色表示无效的选项，点击高亮条可以执行相应操作，具体实现的功能与实际的功能模块相关。


仪器设置有两种按键输入方式，一种输入字符，一种输入数字。输入窗口的标题为输入信息提示，上方为输入窗口，下方为按键，用户按“Cancel”键表示取消输入，按“Enter”键表示确认输入，按“Backspace”或者“Bsp”表示退格，即清除一个输入的字符。



仪器按键输入示意图(图 9)

2.1.6 仪器总操作框图

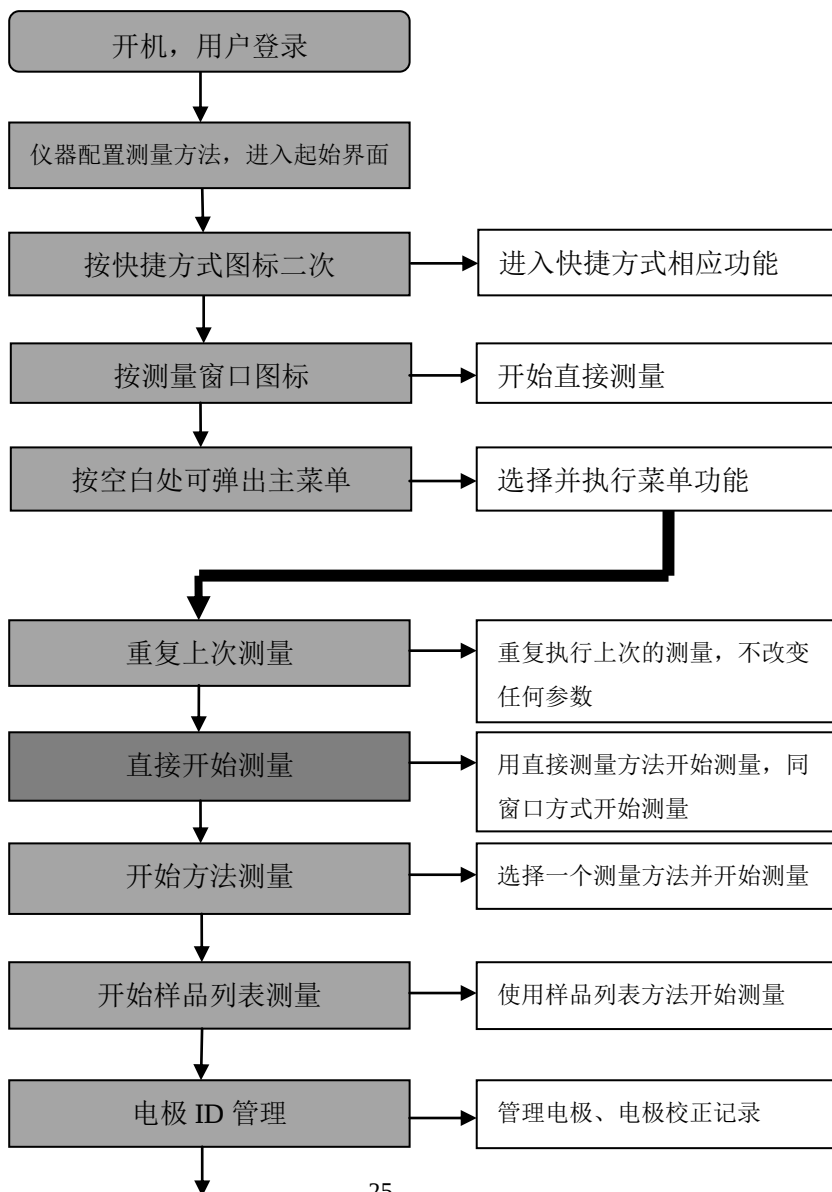

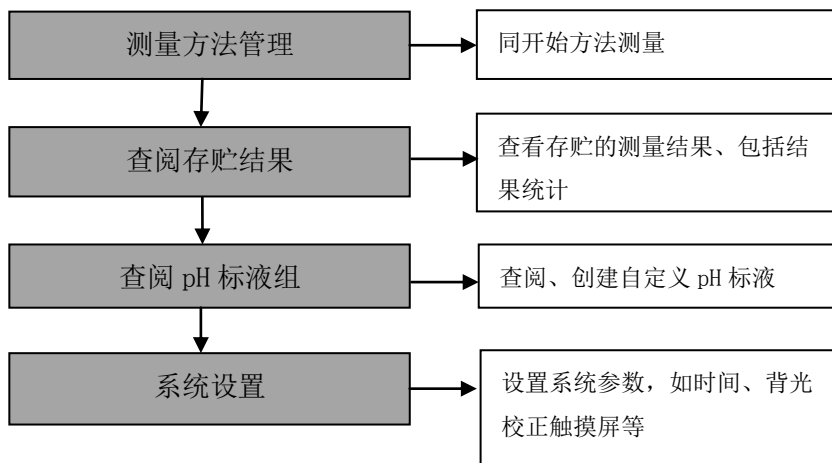

仪器总操作示意图(图 10)

2.2 测量方法

2.2.1 测量方法介绍

本仪器以测量方法定义所有的测量，每个测量方法包含一套完整的测量过程。

每个测量方法包含有多个参数，包括提示类参数、电极校正类参数、测量控制类参数、样品类参数、测量结果类参数等几部分，如图为查阅 pH 测量方法参数。

每个测量方法包含测量方法基本信息、测量参数、读数方式、电极、校正结果、数据稳定条件、温度控制、样品、设备(搅拌器)、结果选项、输出选项、图形控制参数等。

测量方法参数示意图(图 11)

2.2.2 基本测量方法

对应不同的引领版仪器，仪器随机提供的基本测量方法有

所不同。如 PXSJ-227L 型离子计，仪器随机提供了 7 个测量方法，包括 pH 测量方法、pX 测量方法、ORP 测量方法、直读浓度离子测量方法、标准添加离子浓度测量方法、试样添加离子浓度测量方法、GRAN 法离子浓度测量方法；对应 DDSJ-319L 型电导率仪，仪器随机提供电导率测量方法、TDS 测量方法、盐度测量方法、电阻率测量方法；对应 JPSJ-606L 型溶解氧仪，仪器随机提供溶解氧浓度测量方法、饱和度测量方法；对应 DZS-708L 型多参数分析仪，则随机提供有上述所有测量方法。

除基本测量方法外，仪器提供直接测量方法，允许用户直接开始测量，这种方法我们定义为直接测量。

如图即为 PXSJ-227L 型离子计仪器默认提供的基本测量方法。



基本测量方法示意图(图 12)

■ pH 测量方法，pH Measure Method

pH 测量方法适用于 pH 计、离子计、多参数分析仪，用于测量水溶液的 pH 值、电位值、温度值，是仪器的主要方法之

一。仪器必须配置有 **pX** 测量单元，并配置相应的 **pH** 复合型电极才能完成测量。方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

■ **pX 测量方法, pX Measure Method**

pX 测量方法适用于离子计、多参数分析仪，用于测量水溶液的 pX 值、电位值、温度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有 **pX** 测量单元，对应不同的测量离子，用户必须有相应的选择性离子电极才能完成测量。方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

■ **ORP 测量方法, ORP Method**

ORP 测量方法适用于离子计、多参数分析仪，用于测量水溶液的 ORP 值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有 **ORP** 测量单元，同时用户必须有 **ORP** 电极才能完成测量。方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

■ **直读浓度离子测量方法, Direct Reading**

直读浓度离子测量方法适用于离子计、多参数分析仪，用于测量水溶液的离子浓度值、电位值、温度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有 **pX** 测量单元，对应不同的测量离子，用户必须有相应的选择性离子电极才能完成测量。方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

■ **标准添加离子测量方法, STD Addition**

标准添加离子测量方法适用于离子计、多参数分析仪，用于测量水溶液的离子浓度值，是仪器的主要方法之一。仪器必

须配置有 pX 测量单元，对应不同的测量离子，用户必须有相应的选择性离子电极才能完成测量。默认测量通道为第一通道(CH1)。

标准添加方法又称已知添加。首先，测定体系的平衡电位值，然后在待测体系中加入已知浓度的标准溶液，再次测定体系的平衡电位值，由添加前后的电极电位的变化值，从而计算出待测试样的浓度值。

■ 试样添加离子测量方法，Sample Addition

试样添加离子测量方法适用于离子计、多参数分析仪，用于测量水溶液的离子浓度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有 pX 测量单元，对应不同的测量离子，用户必须有相应的选择性离子电极才能完成测量。默认测量通道为第一通道(CH1)。

本模式类似于标准添加测量方法，只是在标准添加法中，是将标准液添加到试样中，测量由于待测组份的浓度变化而引起的电极电位变化，从而测定试样的浓度值，同样地，如果将试样添加到标准液中，通过测量添加前后的电位变化，也可测定试样的浓度值。

■ GRAN 法离子测量方法，GRAN Method

GRAN 离子测量方法适用于离子计、多参数分析仪，用于测量水溶液的离子浓度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有 pX 测量单元，对应不同的测量离子，用户必须有相应的选择性离子电极才能完成测量。默认测量通道为第一通道(CH1)。

仪器除常规测量方法外，也可用 GRAN 测量模式来测量含量较低的试样。根据 GRAN 模式的数学原理，可用下式测

得试样的浓度值。

$$(V_s + V_x) \times 10^{E/S} = 10^{E_0/S} \times (C_x V_x) + 10^{E_0/S} \times (C_s V_s)$$

测量时，先输入标准溶液的浓度(C_s)和体积(V_s)，以及待测试样的体积(V_x)，然后测量每次添加标准液后待测试样中的电极电位值，依次重复测量三次至八次，仪器即可计算出待测试样的浓度值。其操作方法与前面的标准添加模式类型。

■ 电导率测量方法

电导率测量方法适用于电导率仪、多参数分析仪，用于测量水溶液的电导率、电阻率、温度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有电导测量单元，同时用户必须有相应的电导电极才能完成测量（相应电导电极选择可参考电导测量范围）。测量方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

■ TDS 测量方法

TDS 测量方法适用于电导率仪、多参数分析仪，用于测量水溶液的 TDS、电阻率、温度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有电导测量单元，同时用户必须有相应的电导电极才能完成测量（相应电导电极选择可参考电导测量范围）。测量方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

■ 盐度测量方法

盐度测量方法适用于电导率仪、多参数分析仪，用于测量水溶液的电导率、电阻率、温度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有电导测量单元，同时用户必须有相应的电导电极才能完成测量（相应电导电极选择可参考电导测量范围）。

测量方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

■ 溶解氧测量方法

溶解氧测量方法适用于溶解氧仪、多参数分析仪，用于测量水溶液的溶解氧浓度、溶解氧电极电流、温度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有溶解氧测量单元，同时用户必须有溶解氧电极才能完成测量。测量方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

■ 饱和度测量方法

饱和度测量方法适用于溶解氧仪、多参数分析仪，用于测量水溶液的饱和度、溶解氧电极电流、温度值，是仪器的主要方法之一。仪器必须配置有溶解氧测量单元，同时用户必须有溶解氧电极才能完成测量。测量方法默认读数方式为平衡读数方式，默认的测量通道为第一通道(CH1)。

2.2.3 测量方法的数量

每种仪器最多允许存贮 100 套测量方法，一旦超过存贮的数量，用户可以删除原来的测量方法或者存贮到 U 盘。

存贮在 U 盘的测量方法同样允许查阅、删除、拷贝到仪器中。使用存贮在 U 盘中的测量方法开始测量后，仪器同样支持重复上一次测量。

2.2.4 U 盘的文件存贮格式

2.2.4.1 测量方法的存贮

仪器将在第一次使用的 U 盘根目录中创建以下格式的文件名：

C:\LEADSERI\METHOD

\RESULT

其中 C:\LEADSERI\METHOD 中存贮测量方法。

C:\LEADSERI\RESULT 中存贮测量结果、测量曲线数据。文件名格式暂采用 DOS 系统的 8.3 编码,即 8 个大写的字符表示文件名,3 个字符为扩展名。扩展名为采用固定格式,即.MOD 表示测量方法文件,如 M1.MOD 为测量方法 1 的文件;M2.MOD 为测量方法 2 的文件。

2.2.4.2 其他的存贮

仪器允许用户将测量结果、测量曲线数据、查阅的存贮结果、结果统计数据存贮到 U 盘,为了方便用户进一步处理,除输出标题、仪器基本信息外,仪器默认表格数据用 Tab 键分隔,默认文件名为“.TXT”。

注意: 每个文件只能保存一个测量方法或者一套数据。

2.2.5 测量方法的管理

仪器支持用户查阅、创建、拷贝、编辑、删除测量方法,如图为仪器默认提供的测量方法。用户在起始状态下,选择菜单项“开始方法测量”或者“测量方法管理”即可进入,此时允许用户另存测量方法、删除、创建快捷方式到起始状态、查阅测量方法的参数、直接开始测量。

注意: 用户无法删除仪器提供的默认测量方法。

仪器首先载入的为系统内部存贮的测量方法,包括测量方法总数,当前方法的简要信息等,用户可以点击查看。



测量方法管理示意图(图 13)

当用户连接 U 盘并点击“U 盘”，仪器将自动检测 U 盘里面测量方法的数量，然后列出测量方法。

注意：仪器最大支持读取 U 盘里面 200 套的测量方法。

每种仪器系统内部最大支持存贮 100 套测量方法，一旦超过最大存贮数，可以将测量方法存贮到 U 盘，如图。



测量方法另存示意图(图 14)

2.2.6 测量方法的参数

用户在起始状态下,选择菜单项“开始方法测量”或者“测量方法管理”即可进入测量方法管理,选择相应的测量方法后点击“查阅”即可查阅、修改、标定参数。

每个测量方法包含测量方法基本信息、测量参数、读数方式、电极、校正结果、数据稳定条件、温度控制、样品、设备(搅拌器)、结果选项、输出选项、图形控制参数等。如图为 pH 测量方法。

注意: 每个测量方法最多支持 4 个测量参数的同时测量。每个测量参数包含有相应的测量通道、读数方式、平衡条件、使用的电极、电极类型、校正结果、离子名称、测量样品等相关参数。

测量方法参数显示示意图 (图 15)

■ 方法名称,说明本方法的名称,允许修改,最多允许 20 个

字符。

注意：所有随机提供的测量方法的方法名称不允许修改！

- 简要描述，说明本方法的具体应用等，允许修改，最多允许 20 个字符。
- 测量参数总数，表示本方法总的测量参数数量。
- 测量参数，表示当前的测量参数类型，如测量 pH、测量 pX 等。每个测量参数支持相应的测量通道、读数方式、平衡条件、使用的电极、电极类型、校正结果、离子名称、测量样品。如果有多个测量参数，仪器将自动显示测量参数号，用户可依次切换编辑相关参数。测量参数随仪器配置不同而不同，详细参考《仪器分类以及测量参数表》

注意：所有随机提供的基本测量方法已默认设置好测量参数，用户无法修改。

- 测量参数号，表示当前选择的第几个参数，用于设置、查看当前参数号对应的相关信息。
- 当前通道号，表示当前测量参数对应的测量通道，CH1~CH4。
- 读数方式，表示当前测量参数对应的读数方式。仪器支持 3 种读数方式，分别为连续读数方式、平衡读数方式、定时读数方式。对应离子浓度测量参数，仪器还包含直读浓度方式、标准添加方式、试样添加方式、GRAN 法等。

注意：所有随机提供的基本测量方法默认都锁定了读数方式，用户无法修改。

- 连续读数方式：本读数方法适用于连续监测样品数据，观察样品的变化趋势，需要用户手动终止测量；
- 平衡读数方式：用户首先应该设置好平衡条件，开始测量后，仪器自动测量、计算并显示测量结果，一旦

测量符合设定好的平衡条件，本次测量即结束。平衡条件包括平衡时间、平衡值两个参数。当所有的测量数据在设定的平衡时间里面都满足平衡值要求即为满足平衡条件。仪器默认提供 4 种平衡条件供用户选择，表示为“快速、中、严格、自定义”，对应不同的测量参数有不同的平衡条件，仪器允许用户自定义平衡条件。

- **定时读数方式：**仪器支持两种定时读数方式，一种为固定时间的定时读数、另一种为固定间隔的定时读数方式。

固定定时读数方式表示开始测量后，仪器一直工作，直到设定的定时时间，比如设置定时 300 秒，则仪器将持续测量 300 秒时间。注意：固定时间定时方式不自动保存测量结果。

固定间隔定时读数方式要求设置测量间隔、测量次数，仪器会自动按照设定的间隔采集数据并自动记录，最小定时间隔为 1 秒。

- **直读浓度方式：**一种最常规的离子浓度测量方法。开始测量后，仪器始终重复采样、计算、显示测量值，等测量稳定后，用户保存、输出测量结果。
- **标准添加方式：**用户事先设置添加体积、添加前的试样体积、标液浓度等，开始测量后，用户将标准溶液添加到试样中，仪器测量添加前后电位的变化量从而测定样品浓度的测量方法。
- **试样添加方式：**与标准添加测量模式类型，用户将样

品溶液添加到标准溶液中,测量标准溶液添加前后电位的变化量从而确定样品浓度的测量方法。

- GRAN 法: GRAN 法又名多次标准添加法。用户重复多次将一定量的标准溶液添加到试样中,测量每次添加后电位,从而测定样品浓度的测量方法。

- 离子名称,本参数对应 pX、离子浓度测量。仪器支持常规的离子模式,随机提供了多种常用的离子模式如: H^+ 、 Ag^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 F^- 、 NO_3^- 、 BF_4^- 、 CN^- 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Ca^{2+} 等,方便用户的使用。用户只要配以相应的离子选择电极和参比电极后即可直接测量相应离子的浓度,测量结束后可以方便的进行各种浓度单位的转换。
- 添加前体积,本参数对应离子浓度测量,表示添加前的试样或者标准液的体积量,单位 mL。
- 添加体积,本参数对应离子浓度测量,表示添加的试样或者标准液的体积量,单位 mL。
- 标液浓度值,本参数对应离子浓度测量,表示标准液的浓度值。
- 标液浓度单位,本参数对应离子浓度测量,表示标准液的浓度单位。默认有 pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L。
- 空白浓度值,本参数对应离子浓度测量,表示本方法上一次测量的空白浓度值。有些测量环境可能不可避免地包含有空白因素,因此需要去除。正常测量结束后,用户可以将本次测量结果保存为空白浓度值;仪器也允许直接修改、删除空白浓度。
- 结果单位,本参数对应离子浓度测量,表示测量结果的浓

度单位。默认有 mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L。

- 电极名称，表示当前测量参数对应的电极名称。

注意：为了更好地管理电极，建议也必须有规范使用电极的概念。当使用新电极时，建议用户由“电极 ID 管理”创建电极名称，这样每次使用本电极校正后，其校正数据也会自动记录到本电极下面，方便查看电极性能。

- 校正结果，表示使用电极的上次校正结果，也是当前测量参数即将使用的电极参数。
- 校正者，表示上次校正的操作者。
- 校正时间，表示上次校正的时间。
- 温度补偿系数，本参数对应电导率、TDS、盐度测量参数。在仪器需要精度测量时，温度的影响会导致电导率的测量不准确，此时我们需要设置温度补偿系数，默认值为 0.020，即 2.00%/°C。
- 设置电极常数，本参数对应电导率、盐度测量参数。电极常数通常有两种方法得到：用标准电导溶液校正电导电极得到，或者直接设置电极常数值。
- 设置 TDS 系数，本参数对应 TDS 测量参数。TDS 通常有两种方法得到：用标准电导溶液校正电导电极得到，或者直接设置 TDS 系数。
- 电导率补偿方式，本参数对应电导率测量参数，仪器支持 3 种补偿方式，包括不补偿方式、线性补偿方式、纯水补偿方式。

- 电导率不补偿：此时，仪器测量得到为绝对电导率值。
- 线性补偿方式：仪器将自动补偿到参比温度对应的电导率。
- 纯水补偿方式：本补偿方法对应纯水的测量需求，支持国标 GB6682。
- 电导率参比温度，本参数对应电导率测量。仪器支持参比温度有 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 18.0℃, 20.0℃, 25.0℃ 等 6 种，默认为 25.0℃。
- 盐度补偿方式，本参数对应盐度测量。支持默认模式、海水模式。
- 标准海水盐度值，本参数对应海水盐度测量模式，表示测量海水盐度校正所使用的标称盐度值，目前始终用盐度值为 35.000‰，即 3.500‰的标准海水。
- 校正的电导率值，本参数对应海水盐度测量模式，海水盐度同样可以校正，默认标准海水 15.0℃时对应的电导率为 42.9mS/cm，如果用户需要精确测量，可以重新校正。
- 大气压，本参数对应溶解氧、饱和度测量参数。仪器支持自动大气压补偿，当设置为手动补偿时，仪器将使用本大气压值。
- 溶解氧盐度值，本参数对应溶解氧、饱和度测量参数，默认为 0.0g/L。
- 平衡条件，仪器默认提供 4 种平衡条件供用户选择，表示为“快速、中、严格、自定义”，对应不同的测量参数、测量环境需要不同的平衡条件。
- 平衡时间，本参数对应平衡条件，是平衡条件的一个参数，表示满足数据稳定条件的最小等待时间，在此时间内，所

有测量数据应都满足设定的平衡值，一旦不满足，仪器将始终等待。设置的时间越长表示要求越严格，反之亦然。

- 平衡值，本参数对应平衡条件，是平衡条件的一个参数，表示数据可以接受的程度，数值越大越容易平衡，反之亦然。对应不同的测量参数有不同的表示值。

注意：用户只能修改自定义的平衡时间、平衡值。

- 温度显示方式，仪器支持摄氏（℃）或者华氏（℉）温度显示。
- 温度补偿方式，每个测量参数支持独立的温度补偿，当用户选择手动温度补偿时，仪器使用用户设定的手动温度值进行计算；当选择自动补偿时，仪器使用温度传感器采集的温度值，此时如果没有连接温度传感器，仪器仍然会使用手动设定的温度值。
- 手动温度值，自动温度补偿无效时采用手动温度。
- 样品数量，表示本方法测量的样品数。
- 样品 ID，样品的名称，最大 10 个字符。仪器允许多参数、多通道、多样品同时测量，为了满足这种需要，有必要设置样品的名称。
- 搅拌器类型，有些测量需要使用到搅拌器，仪器将支持外置式搅拌器，或者自搅拌溶解氧电极的搅拌功能。
- 搅拌器速度，设置搅拌器的速度值。
- 测量结束后是否存贮结果，本参数对应测量结果。如果设置存贮结果时，当仪器测量结束后，仪器自动存贮；否则需要用户手动存贮结果，仪器支持用户随时存贮结果。

注意：定时间隔读数方式时也会自动存贮测量结果。

- 测量结束后是否输出结果，本参数对应测量结果。测量结束后，如果需要打印输出则自动打印。

■ 输出选项

输出选项包含输出设备、输出端口号、通信波特率、打印机每行字符数、是否输出标题、输出标题的名称以及输出的内容。仪器支持 GLP 功能，允许用户编制输出要求，通常有三种输出方式：按 GLP 格式、按标准格式、用户自定义格式。一旦用户选择自定义格式，仪器将允许用户自定义输出设置，如图，用户可以定制选择报告标题、报告时间、用户信息、仪器信息、测量方法信息、测量信息、电极信息、校正信息、样品信息等。

用户自定义输出显示示意图（图 16）

按 GLP 格式输出即打印所有相关的信息，标准格式将简略输出。

- 图形参数，本参数控制测量过程中的图形显示参数，主要

是曲线记录间隔参数，表示测量曲线的记录频率，最小为 1 秒。

2.2.7 创建自己的测量方法

仪器支持用户在某些专用的应用领域生成自己专用的测量方法，通常我们可以将系统提供的测量方法、或者直接测量的方法另存为一个新方法，然后修改、调整测量参数即可得到。

2.3 开机、关机和按键

将电源适配器一端插入仪器，然后将适配器另一端插入交流电源插座，打开电源，仪器将直接开机。仪器首先显示公司名称、仪器型号、名称等信息，完成自检后稍等，仪器要求用户登录。

本仪器使用电阻式触摸屏作为操作、控制设备，随机将配置触摸笔，建议用户触摸按键时可以适当延长一点时间以增加点击的准确性，如果偏离位置确实较大，应该进行触摸屏的重新校正，以免影响使用效果。

仪器默认以蓝色高亮条表示选中，浅色表示无效的选项，点击高亮条可以执行相应操作。

仪器使用导航式按键，仪器使用完毕，用户可以长按导航键 4 秒以上关闭仪器。下次再按一次，仪器将直接开机。

仪器也支持导航键操作，左右旋转导航键，显示屏上方将出现闪烁提示框指向相关功能模块，用户按一次即可进入相关功能。如果用户 5 秒内没有旋转导航键，提示框会自动消失。

注意：

1、如果仪器长时间不使用，用户应断开电源适配器的电源，或者关闭交流电源，以免长时间供电引起发热进而损坏仪器，为您带来不必要的损失。

2、请使用我公司随机提供的电源适配器，用户不应该使用不符合我公司仪器要求的电源适配器，以免损坏仪器，为您带来不必要的损失。

2.4 用户登录和起始界面

仪器最多支持 8 个用户，并支持密码管理。默认第一个用户为 Admini，用户无法修改。只有 Admini 用户登录时才有权限创建用户、删除用户，其他用户无法操作。

登录成功后，仪器开始检查外接设备，然后进入起始状态，将来所有的操作都从此开始，完成相应工作后返回到起始状态。我们称为起始状态，如图：

警告用户：1、仪器出厂时，Admini 的密码没有设置，即为空白，用户直接按确认键登录即可；2、如果用户设置了密码，请妥善保管好自己的密码，免得丢失导致无法正常登录，影响仪器的使用，给您带来不必要的麻烦。



仪器登录显示示意图（图 17）



仪器起始状态显示 1 示意图（图 18）


起始状态包含三个部分，左边为快捷方式图标，中间为系统时钟，右边为测量窗口，显示当前测量单元对应的测量值，

方便监控当前样品、电极的情况。仪器默认将重复上次测量、开始方法测量、查阅存贮结果作为快捷方式。用户可以将常用的功能模块创建为快捷方式，或者将常用的测量方法创建为快捷方式。

点击任意空白区域，仪器将打开菜单选项，其中包括开始直接测量、重复上次测量、开始方法测量、样品列表测量、电极 ID 管理、测量方法管理、查阅存贮数据、查阅 pH 标液组、系统设置等功能模块，用户按左右方向键或者左右滑动可以查看所有选项，双击某个选项即可进入相应模块。

点击左面快捷方式键，可以操作快捷方式，修改快捷方式名称、删除快捷方式。

点击右面测量窗口，可以直接开始测量。

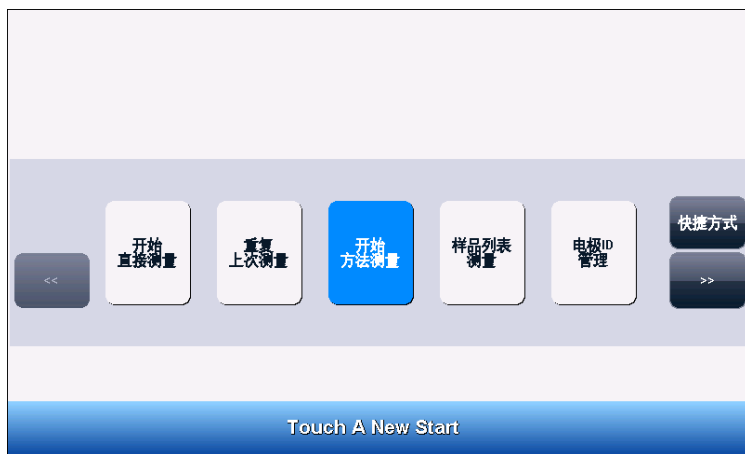

仪器起始状态显示 2 示意图（图 19）

2.5 仪器操作

2.5.1 快捷方式

仪器支持简单的快捷方式操作，允许用户将常用的功能模块、测量方法创建为快捷方式图标，在仪器的起始状态上显示，用户直接点击即可进入相应功能，方便用户使用。

点击起始状态下的空白处，将出现菜单项，如果用户希望将某个功能模块作为快捷方式，则可以点击右边“快捷方式”按键，仪器会自动添加快捷方式；同样，在查阅测量方法时，如果希望将某个测量方法创建为快捷方式，则点击“快捷方式”按键以完成创建，仪器最多支持 12 个快捷方式图标。

如果用户希望修改图标的显示内容，则点击某个快捷方式图标，再点击修改快捷方式名称即可。输入的名称只能为英文字符，最大长度 20 个字符，但是为了显示的需要，建议用户使用空格作为分隔符（回车、分行），保证图标显示的美观！

同样，仪器允许用户删除某个快捷方式，点击需要删除的快捷方式，再选择删除快捷方式即可实现。

2.5.2 系统设置

系统设置包括系统时间、蜂鸣器、自动背光、显示设置、用户 ID 管理、触摸屏校正、语言选择、设置波特率、系统升级等功能模块。在起始状态下，选择菜单项“系统设置”即可进入，如图。



系统设置显示示意图（图 20）

- **系统时间：**用于记录仪器执行的时间，方法建立、滴定、电极标定等的时间，如果偏差较大，需要按照当地时间调整，时间格式为年年/月月/日日 时时:分分:秒秒；
- **蜂鸣器：**设置蜂鸣器的提示方式，包括按键有效时是否鸣叫、仪器执行到特殊情况提示用户时是否鸣叫，比如滴定找到终点时仪器默认会自动鸣叫 3 次以提醒用户；
- **自动背光控制：**本仪器具有自动背光调节功能，可以降低功耗，到了用户设定的时间，仪器将自动降低背光亮度。包括 5 个选项，即是否设置背光自动控制，“off”表示背光一直显示，不关闭。“1min、5min、10min、20min”等分别表示 1 分钟、5 分钟、10 分钟、20 分钟时间内如果不进行任何按键操作，背光将自动关闭（进入节电模式，仍有比较暗淡的显示。在节电模式下，按屏幕任意处，将恢复显示到用户设定的背光值）；仪器也允许用户设置背光

的亮度；

- 用户 ID 管理：本功能包括更改用户 ID、设置密码、创建用户、删除用户、注销等几个功能。仪器最多支持 8 个用户，默认第一个用户为 Admini，用户无法修改。只有用 Admini 用户登录时才有权创建用户、删除用户，其他用户无权创建、删除用户。注销将重新启动仪器。

警告用户：1、仪器出厂时，Admini 的密码没有设置，即为空白，用户直接按确认键登录即可；

2、如果用户设置了密码，请妥善保管好自己的密码，免得丢失导致无法正常登录，影响仪器的使用，给您带来不必要的麻烦。

- 触摸屏：包括触摸屏校准、触摸屏测试两个功能。如果用户发现仪器由于使用时间较长，或者其他原因导致触摸屏按键位置偏离较大时，可以校正触摸屏。仪器采用 5 点校准法，用户需要在触摸屏的 5 个位置各连续点击 5 次以上才算完成触摸屏的校准工作，一旦进入校准状态，请按照操作步骤仔细操作，校准的结果将直接影响您的使用，为了验证校准的结果，仪器也提供了一个测试模块，进入测试后，用户按自己的使用习惯，点击显示屏任意位置，可以查看点击的准确性，包括点击的力度、位置大小、使用触笔或者手指点击的效果，配合使用习惯，可以更好地配合触摸屏的使用。校准完毕，存贮校准数据即可。
- 语言选择：本仪器支持中英文两个版本，满足不同用户需

求。

- **设置波特率：**本功能设置仪器与外接设备，如 RS232 打印机、PC 通讯的波特率。
- **系统升级：**仪器支持固件升级功能，提供多种升级方法，满足产品的功能扩展、用户个性化需求。仪器有两种升级方法，一种使用 U 盘升级，一种使用 PC 机，用配套开发的升级软件升级。我公司会定期发布仪器的升级文件，用户可以在我公司的官网上，或者通过经销商、我公司的销售部门、修理部等了解到最新版本的信息，然后实现升级。点击“关于”可以查看仪器的版本信息、公司信息等。

2.6 电极 ID 管理

仪器支持电极 ID 管理，对应不同的仪器，支持不同的电极种类，最多支持 5 种电极，包括测量 pH 类型电极、测量 pX 类型电极、测量 ORP 类型电极、测量电导类型电极、测量溶解氧电极。

对应各种类型的测量电极，仪器各默认创建有 1 支电极，方便用户使用。仪器也允许用户新建、另存电极，各类型电极最多支持 5 支。每支电极包含以下属性：电极名称，说明、登记者、登记时间、保质期、保质期提示方式、电极类型、历次校正记录。

- 电极名称，即电极 ID，是识别某支电极的唯一标识，一旦创建定义好，请用户不要随便修改，否则有可能出现用户虽然使用本电极进行校正，但是校正数据却没有保存到本电极的校正记录库的情况。支持修改，最大 20 个字符。
- 说明，允许用户简要说明本电极的情况，支持修改，最大 20 个字符。
- 登记者，表示创建本电极的操作者。用户一旦创建电极，仪器自动将当前用户标记为电极登记者。本参数无法修改。
- 登记时间，表示创建本电极的时间。本参数无法修改。
- 保质期，通常表示电极的有效使用时间，随不同的电极而不同。
- 保质期提醒方式，仪器允许用户在测量时提示电极的保质期，方便查看、检测。
- 电极类型，电极的基本类型，如 pH 测量电极等。

- 校正记录，每支电极最大支持 20 套校正记录，对应电导电极，支持 20 套电极常数校正记录和 20 套 TDS 系数校正记录。用户可以删除某个校正记录。当存贮达到最大记录量时，仪器自动删除最早的记录。

在仪器起始状态下，选择菜单项“电极 ID 管理”即可进入。选择相关电极后，点击“查阅”可以查看某支电极的具体内容，包括相关校正记录、相关参数等。对应每支电极，仪器最多支持 20 套电极校正记录，用户可以依次查看、删除、或者作为测量方法的校正数据（由测量方法进入），在此，仪器也支持电极的重新校正。



电极 ID 管理显示示意图（图 21）

查阅电极参数 电极ID: pH Electrode

基本信息 校正记录

基本信息

电极类型: pH电极

登记者: REX Team

登记时间: 2014/06/18 12:13:10

电极名称: pH Electrode

说明: Measure pH,mV,Temp

保质期: 六个月

保质期提示: 关闭提示

最后校正优先: Yes

上一页

下一页

选择

重新校正

删除

查阅电极参数显示示意图 1 (图 22)

查阅电极参数 电极ID: pH Electrode

基本信息 校正记录

校正记录

校正记录 1

校正记录 2

校正记录 3

校正记录 4

校正记录 5

校正记录 6

校正记录 7

校正记录 8

校正记录 9

校正记录 10

用户ID: REX Team

校正时间: 2014/06/18 12:13:10

校正数: 3

No.	Slope(%)	E0(mV)	Comment
BUF1-BUF2	100.00 %	0.00 mV	PERFECT
BUF2-BUF3	100.00 %	0.00 mV	PERFECT

GB pH 4.003 GB pH 6.864 GB pH 9.182

4.003 pH 6.864 pH 9.182 pH

177.30 mV 8.05 mV -129.08 mV

25.0 °C 25.0 °C 25.0 °C

上一页

下一页

选择

重新校正

删除

查阅电极参数显示示意图 2 (图 23)


2.7 电极校正

对应不同的测量电极，仪器有不同的校正方法。通常有多种途径进行电极校正：

- 在电极 ID 管理，查阅电极校正数据时；
- 在测量方法管理，查阅电极校正数据时；
- 在开始测量时，检查电极，校正结果时；

除溶解氧电极外，仪器支持校正结果的编辑、选择功能，允许将前一次校正数据保留到本次校正中，在校正结果中选择重新编辑，因此仪器在开始校正前会提示用户是否保留上次的校正结果，如图。如果用户希望重新开始校正，则可以选择保留，否则选择保留即可。比如，用户前一次的校正用 pH4.003、pH6.865、pH9.182 完成三点校正，本次校正只想增加一个校正点，则可以选择保留本次校正数据。

仪器采用导航式指导校正，用户可按照指示逐步完成校正工作。

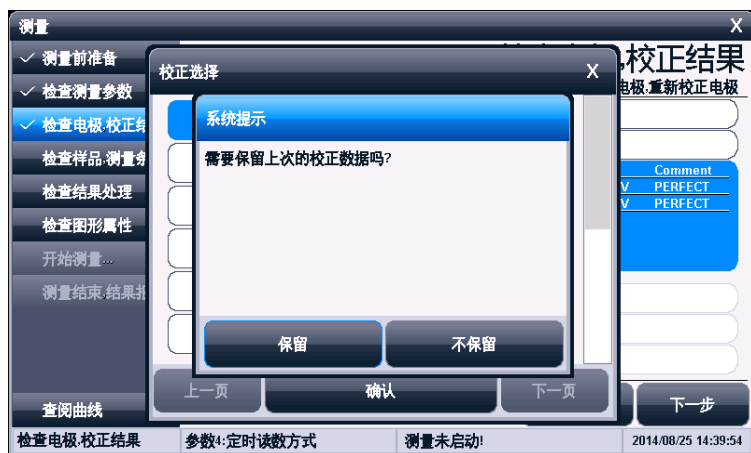


上次校正结果是否保留显示示意图（图 24）

2.7.1 校正 pH 电极

pH 复合电极在不同的使用环境下或者在长时间未使用时都有一定的漂移，导致电极斜率、零点不同，需要使用标准缓冲溶液重新校正，仪器最多支持 6 点校正。

如果用户需要进行二点校正，则事先须准备二种标准缓冲溶液，如果只需一点校正，则只要准备一种标准缓冲溶液。一点校正是只采用一种 pH 标准缓冲溶液对电极系统进行校正，用于自动校准电极的定位值。仪器把 pH 复合电极的百分斜率作为 100%，在测量精度要求不高的情况下，可采用此方法。二点校正或多点校正是为了提高 pH 的测量精度，其含义是选用二种或多种 pH 标准缓冲溶液对电极系统进行校正，测得 pH 复合电极的实际百分斜率和定位值。

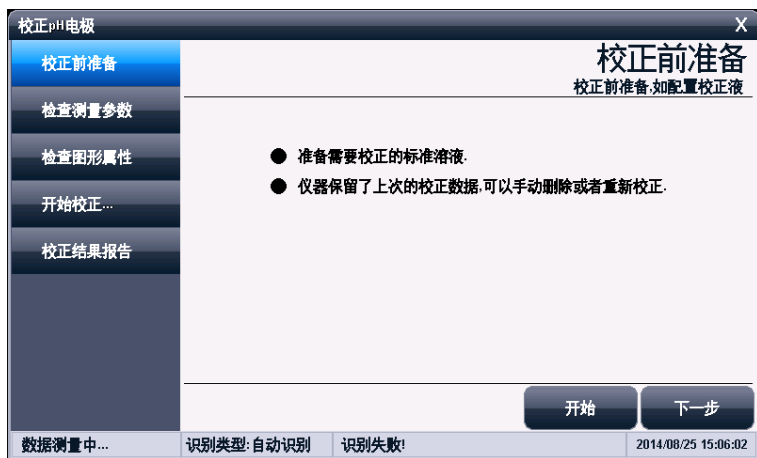

校正前准备显示示意图（图 25）

2.7.1.1 校正前的准备

按需要准备 1~6 种标准缓冲液、去离子水等，准备完毕，

点击“下一步”。

注意：

- 1、标准缓冲溶液通常有两种办法得到，自己配置或者选购。
- 2、pH 标准缓冲溶液的制备：自己参考相关 pH 标准缓冲液的制备方法。
- 3、pH 标准缓冲溶液的选购：如果用户由于条件的限制，不方便自己配置标准溶液，用户也可以直接选购由专业生产厂商生产、经过认证的标准缓冲液，省心又省力。为了方便用户使用，减少用户配置标准溶液的一大堆工作，我公司生产、制备有 pH 标准缓冲溶液，用户可以直接选购。在测量前，使用标准溶液校正电极，十分方便。

2.7.1.2 检查校正参数

校正pH电极	
校正前准备	检查测量参数 检查测量参数
检查测量参数	
检查图形属性	
开始校正...	
校正结果报告	
校正类型: 校正pH电极	
测量通道号: CH 1	
pH标准液: GB pH 4.003 GB pH 6.864 GB pH 9.182	
识别类型: 自动识别	
标称值: 识别失败!	
数据平衡条件: 中	
平衡时间: 6sec	
平衡值: 0.10mV	
<button>开始</button> <button>下一步</button>	
数据测量中... 识别类型: 自动识别 识别失败! 2014/08/25 15:16:33	

检查测量参数显示示意图（图 26）

仪器支持 pH 自动识别功能，能识别 GB 标液组、DIN 标液组和 NIST 标液组以及自定义标液组，具体选择、设置详细

参考“数据中心 pH 标液组管理”章节。

如果用户使用的为非常规的标准缓冲液,用户可以设置识别类型为“手动识别”,并手动输入标称值。

2.7.1.3 检查图形属性


表示校正过程中的显示属性。

2.7.1.4 开始校正

具体校正过程如下:

- 按需要准备 1~6 种标准缓冲液;
- 检查标液组以及标液是否设置正确;
- 将 pH 复合电极及温度电极插入仪器的相应测量电极插座内,并将该电极用蒸馏水清洗干净,放入 pH 标准缓冲溶液中;
- 如果是自动识别,仪器将自动识别出标液,并显示标称值;如果识别不成功,则可能是标液组设置错误、电极损坏等原因,用户应仔细检查。
- 如果是手动识别,则需要手动输入标称值。
- 如果标液无法识别出来,或者标称值没有输入,则本次校正将无法继续。
- 等读数稳定后,按“校正”键,仪器存贮校正结果,并切换到校正结果报告页,显示校正结果;
- 如果需要进行校正其他标液,按“继续校正”键返回校正状态,并将电极清洗干净后,放入另一种标准缓冲液中,同样需待仪器识别成功、并读数稳定后,按“校正”键完成校正。

- 仪器支持重复校正相同标液，即支持匹配相同标液的功能，当当前校正的标液与以前校正的标液值相差 0.1pH 时，仪器认为相同标液，将自动覆盖前一个标液的校正数据，比如，前一次校正数据为 4.003pH、6.865pH、9.182pH，而本次校正同样为 6.865pH，则仪器将自动覆盖前一次 6.865pH 的数据。本功能可以防止重复校正，或者允许用户随意校正。
- 校正结束，用户按“X”键退出校正。

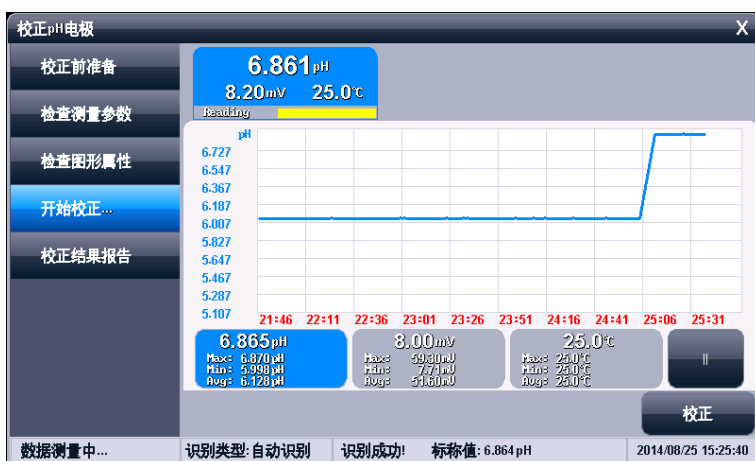

校正显示示意图（图 27）

2.7.1.5 校正结果报告

每次校正结束，仪器切换校正页到校正结果报告页，报告页提示有当前的校正点数、校正结果以及校正溶液的详细数据。

仪器允许随时切换到校正结果报告页以查看校正结果。如果有前一次校正数据，仪器允许删除某个校正结果。

点击“结束”键，可以结束校正。




校正结果报告显示示意图（图 28）

2.7.2 校正 pX 电极

同样道理，如何离子电极在不同的使用环境下、电极内充液改变或者在长时间未使用时都有一定的漂移，导致电极斜率、零点变化，需要使用标准溶液重新校正，仪器最多支持 6 点校正。

如果用户需要进行二点校正，则事先须准备二种标准溶液，如果只需一点校正，则只要准备一种标准溶液。一点校正只是只采用一种标准溶液对电极系统进行校正，用于自动校准电极的定位值，此时仪器把离子电极的百分斜率作为 100%，在测量精度要求不高的情况下，可采用此方法。二点校正或多点校正是为了提高测量精度，其含义是选用二种或多种标准溶液对电极系统进行校正，测得离子电极的实际百分斜率和定位

值。

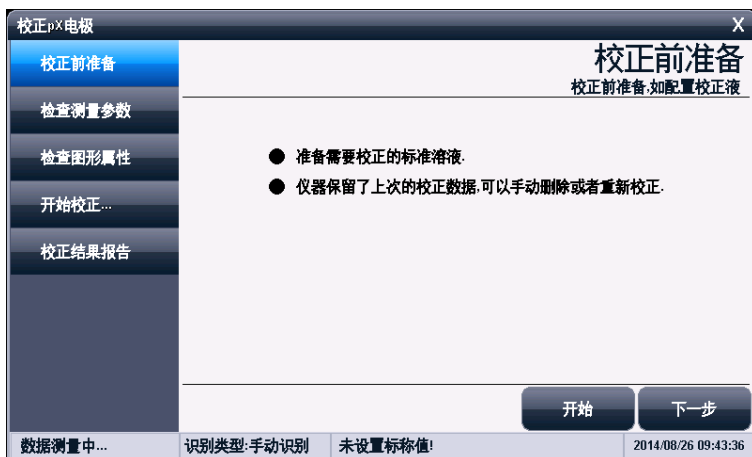

校正前准备显示示意图（图 29）

2.7.2.1 校正前的准备

按需要准备 1~6 种标准溶液、去离子水等，准备完毕，点击“下一步”。

2.7.2.2 检查校正参数

校正 pX 电极，目前仪器无法自动识别所有的标液，用户需自己准备标准溶液，仪器默认使用手动识别类型。

每次校正前，用户需手动点击标称值，输入标准溶液在当前校正温度下的标称值。

2.7.2.3 检查图形属性

表示校正过程中的显示属性。

校正pX电极		检查测量参数	
校正前准备			
检查测量参数	校正类型:	校正pX电极	
检查图形属性	测量通道号:	CH 1	
开始校正...	识别类型:	手动识别	
校正结果报告	标液浓度单位:	pX	
	标称值:	未设置标称值!	
	数据平衡条件:	中	
	平衡时间:	8sec	
	平衡值:	0.08mV	
		开始	下一步
数据测量中...		识别类型:手动识别	未设置标称值!
		2014/08/26 09:44:24	

检查测量参数显示示意图（图 30）


2.7.2.4 开始校正

具体校正过程如下：

- 按需要准备 1~6 种标准溶液；
- 将 pX 离子电极及温度电极插入仪器的相应测量电极插座内，并将该电极用蒸馏水清洗干净，放入标准溶液中；
- 查看当前温度，并输入当前温度下的标称值。
- 等读数稳定后，按“校正”键，仪器存贮校正结果，并切换到校正结果报告页，显示校正结果；
- 如果需要继续校正其他标液，按“继续校正”键返回校正状态，并将电极清洗干净后，放入另一种标准液中，再次输入标准液的标称值，等读数稳定后，按“校正”键完成校正。
- 仪器支持重复校正相同标液，即支持匹配相同标液的功能。

能，当当前校正的标液与以前校正的标液值相差 0.1 时，仪器认为相同标液，将自动覆盖前一个标液的校正数据。本功能可以防止重复校正，或者允许用户随意校正。

■ 校正结束，用户按“X”键退出校正。

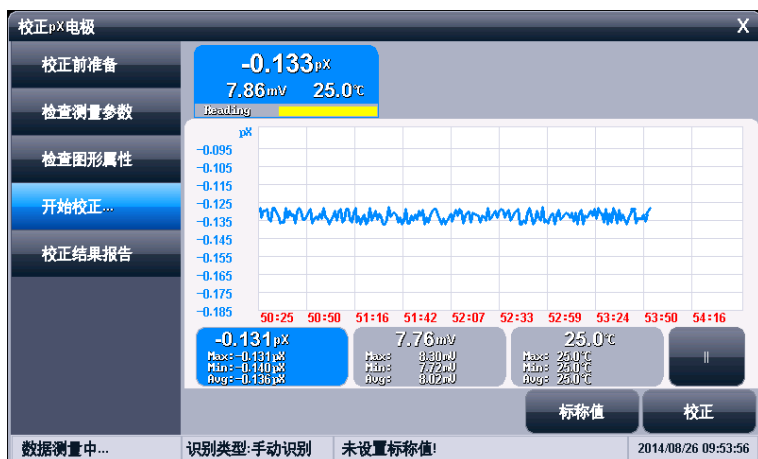

校正显示示意图（图 31）

2.7.2.5 校正结果报告

每次校正结束，仪器切换校正页到校正结果报告页，报告页提示有当前的校正点数、校正结果以及校正溶液的详细数据。

仪器允许随时切换到校正结果报告页以查看校正结果。如果有前一次校正数据，仪器允许删除某个校正结果。

点击“结束”键，可以结束校正。



校正结果报告显示示意图（图 32）

2.7.3 校正 ORP 电极

ORP 电极测量的是氧化还原电位值，同样道理，ORP 电极在不同的使用环境下或者在长时间未使用时会有一些的漂移，零点变化，需要使用标准溶液重新校正，仪器最多支持 2 点校正。

2.7.3.1 校正前的准备

按需要准备 1~2 种标准溶液、去离子水等，准备完毕，点击“下一步”。

2.7.3.2 检查校正参数

校正 ORP 电极，目前仪器无法自动识别所有的标液，用户需自己准备标准溶液，仪器默认使用手动识别类型。

每次校正前，用户需手动点击标称值，输入标准溶液在当前校正温度下的标称值。

检查测量参数显示示意图（图 33）

2.7.3.3 开始校正

具体校正过程如下：

- 按需要准备 1~2 种标准溶液；
- 将 ORP 离子电极插入仪器的相应测量电极插座内，并将该电极用蒸馏水清洗干净，放入标准溶液中；
- 输入标称值。
- 等读数稳定后，按“校正”键，仪器存贮校正结果，并切换到校正结果报告页，显示校正结果；
- 如果需要继续校正其他标液，按“继续校正”键返回校正状态，并将电极清洗干净后，放入另一种标准液中，再次输入标准液的标称值，等读数稳定后，按“校正”键完成校正。
- 仪器支持重复校正相同标液，即支持匹配相同标液的功能，当当前校正的标液与以前校正的标液值相差 10 时，

仪器认为相同标液，将自动覆盖前一个标液的校正数据。

本功能可以防止重复校正，或者允许用户随意校正。

■ 校正结束，用户按“X”键退出校正。

注意：如果校正数据已达到最大值，仪器会自动删除第一个校正点。

2.7.3.4 校正结果报告



校正结果报告显示示意图（图 34）

2.7.4 校正电极常数

电导电极在不同的使用环境下或者在长时间未使用时都有一定的漂移，导致响应范围、线性度变化，需要使用电导标准溶液重新校正，仪器最多支持 5 点校正。

仪器支持电导标准溶液自动识别，默认 4 种 JJG 标准的标液。

通常有两种办法得到电导标准溶液：自己制备、直接选购。

第一种，自己制备电导标准溶液。按照 JJG 规定，参考以下数据，用户也可以自己配置标准溶液。

测定电极常数的 KCl 标准溶液表

电极常数(cm^{-1})	0.01	0.1	1	10
KCl 溶液近似浓度 (mol/L)	0.001	0.01	0.01 或 0.1	0.1 或 1

标准溶液的组成

近似浓度(mol/L)	容量浓度 KCl(g/L)溶液(20℃空气中)
1	74.2457
0.1	7.4365
0.01	0.7440
0.001	将 100mL 0.01mol/L 的溶液稀释至 1 升

KCl 溶液近似浓度及其电导率值(单位: $\mu\text{S}/\text{cm}$)关系

温度 近似浓度 (mol/L)	15.0℃	18.0℃	20.0℃	25.0℃	30.0℃
1	12120	97800	101700	111310	131100
0.1	10455	11163	11644	12852	15353
0.01	1141.4	1220.0	1273.7	1408.3	1687.6
0.001	118.5	126.7	132.2	146.6	176.5

第二种，选购电导标准缓冲溶液。如果用户由于条件的限制，不方便自己配置标准溶液，用户也可以直接选购由专业生产厂商生产、经过认证的标准缓冲液，省心又省力。为了方便用户使用，减少用户配置标准溶液的一大堆工作，我公司生产、制备有上述 4 种标准缓冲溶液，用户可以直接选购。在测量前，使用标准溶液校正电极，十分方便。

2.7.4.1 校正前的准备

按需要准备 1~5 种电导标准溶液、去离子水等，准备完毕，点击“下一步”。

2.8.4.2 检查校正参数

检查测量参数显示示意图（图 35）

仪器支持电导溶液的自动识别功能，默认 4 种 JJG 标准的标液，标准数据采用氯化钾溶液，标称浓度分别为 1mol/L、0.1mol/L、0.01mol/L、0.001mol/L。

如果用户使用的为非仪器标示的标准液，用户可以设置识别类型为“手动识别”，并手动输入标称值。

2.7.4.3 检查图形属性


表示校正过程中的显示属性。

2.7.4.4 开始校正

具体校正过程如下：

- 按需要准备 1~5 种标准溶液（可以选购）；

- 将电导电极及温度电极插入仪器的相应测量电极插座内，并将该电极用蒸馏水清洗干净，放电导入标准溶液中；
- 如果是自动识别，仪器将自动识别出标液，并显示标称值；如果识别不成功，用户应检查温度电极是否正确连接、电导电极是否损坏、标准溶液是否过了保质期等原因。
- 如果是手动识别，则需要手动输入标称值。
- 如果标液无法识别出来，或者标称值没有输入，则本次校正将无法继续。
- 等读数稳定后，按“校正”键，仪器存贮校正结果，并切换到校正结果报告页，显示校正结果；
- 如果需要继续校正其他标液，按“继续校正”键返回校正状态，并将电极清洗干净后，放入另一种标准缓冲液中，同样需待仪器识别成功、并读数稳定后，按“校正”键完成校正。
- 仪器支持重复校正相同标液，即支持匹配相同标液的功能，当当前校正的标液与以前校正的标液值相差 $50\mu\text{S}/\text{cm}$ 时，仪器认为相同标液，将自动覆盖前一个标液的校正数据。本功能可以防止重复校正，或者允许用户随意校正。
- 校正结束，用户按“X”键退出校正。

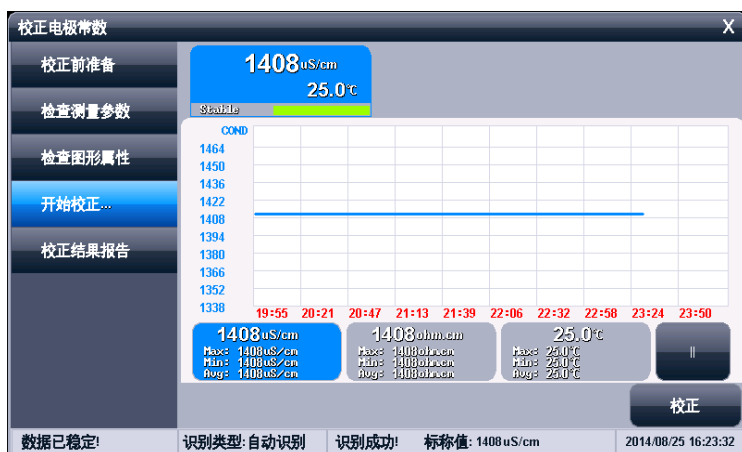

校正显示示意图（图 36）

2.7.4.5 校正结果报告

每次校正结束，仪器切换校正页到校正结果报告页，报告页提示有当前的校正点数、校正结果以及校正溶液的详细数据。

仪器允许随时切换到校正结果报告页以查看校正结果。如果有前一次校正数据，仪器允许删除某个校正结果。

点击“结束”键，可以结束校正。



校正结果报告显示示意图（图 37）

2.7.5 校正 TDS 系数

对应 TDS 的测量，用户可能需要校正 TDS 系数。操作方法类似于电常数的校正过程，基本操作方法如下：

- 用蒸馏水清洗电导电极；
- 将电导电极浸入标准溶液中，控制溶液温度恒定为：(25.0 ± 0.1) °C；
- 设置标称值，输入表中相应的数据，即当前标准溶液的 TDS 值；
- 待仪器读数稳定后，按“校正”键，仪器即自动计算出新的 TDS 转换系数值，如果有其他标液，重复上述校正过程。
- 详细操作参考电极常数的校正。

电导率与 TDS 标准溶液关系表

电导率 $\mu\text{S}/\text{cm}$	TDS 标准值		
	KCl (mg/L)	NaCl (mg/L)	442 (mg/L)
23	11.6	10.7	14.74
84	40.38	38.04	50.5
447	225.6	215.5	300
1413	744.7	702.1	1000
1500	757.1	737.1	1050
2070	1045	1041	1500
2764	1382	1414.8	2062.7
8974	5101	4487	7608
12880	7447	7230	11367
15000	8759	8532	13455
80000	52168	48384	79688

1、442 表示 40%Na₂SO₄、40%NaHCO₃、20%NaCl。

2、表中列出的值为 25℃时的情况下的值。

2.7.6 校正海水盐度

用户用海水盐度模式测量海水盐度时,用户可能需要重新校正。目前我们规定使用 $S=35.000$ 的标准海水校正,操作方法类似于电常数的校正过程,基本操作方法如下:

- 用蒸馏水清洗电导电极;
- 将电导电极浸入标准溶液中,控制溶液温度恒定为: $(15.0 \pm 0.1)^\circ\text{C}$;
- 待仪器读数稳定后,按“校正”键,仪器即自动测定校正

系数。

- 详细操作参考电极常数的校正。

2.7.7 校正溶解氧电极

对应溶解氧电极，为了获得准确的测量结果，溶解氧电极测量前必须进行校正，包括零氧校正、满度校正。

2.7.7.1 校正前的准备

按需要准备 5% 的新鲜配制的亚硫酸钠溶液、去离子水等，准备完毕，点击“下一步”。

以下为溶解氧电极的准备工作或者使用注意事项。

- 把膜帽从电极上拧下来，把膜帽的内外都用蒸馏水冲洗干净并且甩干。
- 把电极的阴阳极组件用蒸馏水清洗，并擦干。
- 往膜帽里注入四分之三体积的内充液。
- 把膜帽拧到电极上，直到拧紧为止。
- 极化电极。电极使用前必须极化。极化一个新的电极，需要把电极连接仪表，让仪表给电极供电，极化约 60 分钟。当电极连接在仪表上时，由于一直处于极化状态，因此不需要重复极化电极，除非电极需要维护或者从仪表上拔下，超过 1 个小时的时间。如果电极从仪表上拔下不超过 1 个小时，允许在使用前只极化 25 分钟。
- **搅拌** 因为电极会消耗一些氧，所以电极的膜和水样之间的氧的含量会变低，由于这个原因，水样需要搅拌。可以手动晃动电极以每秒 20-40cm 的速度水平晃动电极，或者使用外搅拌使水样有一定的流速，或者直接使用自搅拌溶解氧电极。

- **膜** 电极的透气膜片不能受到任何损伤，避免触碰膜片。膜片应当与电极阴极的头部完全接触无隔层。如果膜损坏，请更换新的膜帽。
- **内充液** 溶解氧填充液在使用一段时间后需更换。溶解氧填充液使用时间与使用状况有关。溶解氧电极根据使用情况需要在 2 星期至 2 个月里更换溶解氧填充液。

2.7.7.2 检查校正参数

测量参数主要为平衡条件的设置。

检查测量参数显示示意图（图 38）

2.7.7.3 开始校正

对应溶解氧电极，通常需要校正零氧和满度，操作方法类似，具体校正过程如下：

- 用蒸馏水清洗溶解氧电极；
- 将溶解氧电极放入 5% 的新鲜配制的亚硫酸钠溶液中，按

“开始校正”进入校正状态。

- 等读数稳定后，点击“校正零氧”键，仪器存贮校正结果，并切换到校正结果报告页，显示校正结果；
- 把溶解氧电极从溶液中取出，用水冲洗干净，用滤纸小心吸干薄膜表面的水分，并放入盛有蒸馏水容器（如三角烧瓶、高脚烧杯中）靠近水面的空气上或者放入空气中，但电极表面不能沾上水滴。
- 等读数稳定后，点击“校正满度”键，仪器存贮校正结果，并切换到校正结果报告页，显示校正结果。
- 仪器允许重复校正，校正结束，用户按“X”键退出校正。

2. 7. 7. 4 校正结果报告

每次校正结束，仪器切换校正页到校正结果报告页，报告页提示有当前的校正点数、校正结果以及校正溶液的详细数据。

校正过程中，仪器允许随时切换到校正结果报告页以查看校正结果。点击“结束”键，可以结束校正。



溶解氧校正显示示意图 1（图 39）



溶解氧校正显示示意图 2（图 40）



校正结果报告显示示意图（图 41）

2.8 测量

2.8.1 测量开始前的准备

用户应该比较了解所需测量物质（样品）的性质、属性；常规测试的方法；了解仪器的基本操作、应用；了解常规电极的使用、保养。

如果配套使用我公司开发的自动样品进样器，则需要检测进样器是否能正常工作，检查进样器连接的管道是否有脱落、排液口是否通畅。可以用进样器自带的按键调试，或者连接仪器后联机调试。

2.8.2 开始测量的几种途径

本仪器支持多种途径开始并完成测量，包括：

- 从“重复上次测量”开始测量；
- 从“开始直接测量”开始测量；
- 从“开始方法测量”开始测量；
- 从“样品列表测量”开始测量；
- 从“快捷方式”开始测量。

仪器支持最多 4 个参数、4 通道、4 个样品的同时测量。

2.8.3 从“重复上次测量”开始测量

如果用户已经执行过一次测量，仪器将记录上一次测量的参数，用户点击菜单“重复上次测量”项，即可直接开始上一次的测量过程，所有测量参数不变，测量结束，可以查阅、存贮、打印、统计等。


2.8.4 从“开始直接测量”开始测量

仪器在起始状态即显示有测量结果,用户点击即可开始测量。直接测量也是一个测量方法,所有测量参数在测量开始前设置、修改。

在仪器的起始状态下,点击测量窗或者“开始直接测量”即可开始测量,仪器以配置的测量单元为基础控制测量参数。

仪器采用导航式结构,分步引导用户一步步完成操作、参数配置,最后开始测量,并完成测量工作,如图,主要分几个导航页,包括测量前准备、检测测量参数、检查电极,校正结果、检查样品,测量条件、检查结果处理、检查图形属性。用户点击“下一步”可以依次按照导航提示操作,完成测量。

注意: 如果用户已经进行使用本方法完成过测量,或者不需要修改测量参数,则可以随时点击“开始测量”键开始测量工作。

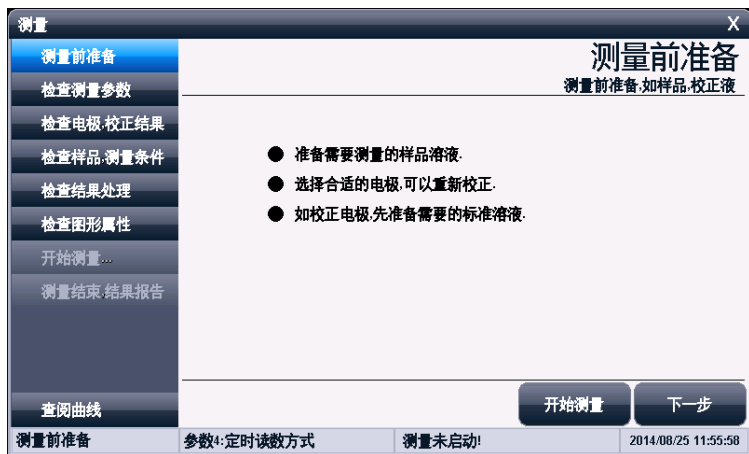


测量前准备显示示意图（图 42）

2.8.4.1 测量前准备

仪器简单提示用户需要准备样品，或者校正液等。

2.8.4.2 检查测量参数

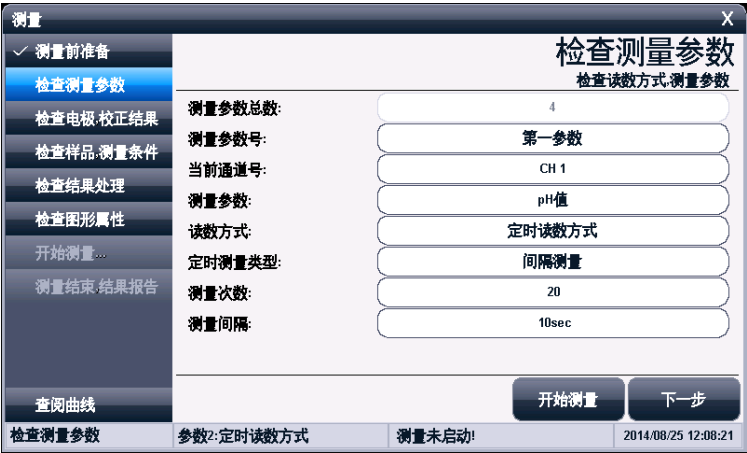

检查测量参数显示示意图（图 43）

本导航页最多包括测量参数总数、当前的测量参数号、测量通道号、当前的测量参数、读数方式以及一些补偿方式等，随测量参数、读数方式不同而不同。

注意：所有显示的相关参数都相对于当前对应的测量参数，如上图，表示当前的测量方法共有 4 个测量参数；目前查阅的为第一参数；第一参数为测量 pH 值，即当前查阅的测量参数，后面的读数方式、通道号都为第一参数的相关参数。详细请参考测量方法的参数章节。

2.8.4.3 检查电极, 校正结果

本导航页显示使用的电极类型、名称、电极校正结果。此数据也即本次测量即将使用到的电极参数。

如果用户需要更改或者重新校正，双击电极校正结果数据

区域，重新校正电极或者选择校正记录数据，仪器将引导用户完成校正或者直接读取校正结果，详细校正参考电极校正章节。

检查电极, 校正结果
检查电极 重新校正电极

测量参数: pH值

使用电极名称: pH Electrode

校正结果:

No.	Slope(%)	E0(mV)	Comment
BUF1-BUF2	100.00%	0.00mV	PERFECT
BUF2-BUF3	100.00%	0.00mV	PERFECT

校正者: REX Team

校正时间: 2014/06/18 12:13:10

标液组类型: GB标液组

开始测量 下一步

检查电极 校正结果 参数1: 定时读数方式 测量未启动! 2014/08/25 12:26:28

检查电极，校正结果显示示意图（图 44）

校正选择

重新校正电极

选择校正数据

上一页 确认 下一页

检查电极 校正结果 参数1: 定时读数方式 测量未启动! 2014/08/25 12:30:41

电极校正选择显示示意图（图 45）

2. 8. 4. 4 检查样品, 测量条件

本导航页设置平衡条件、温度显示类型、温度补偿方式、样品 ID 等参数。

测量

✓ 测量前准备

✓ 检查测量参数

✓ 检查电极 校正结果

检查样品, 测量条件

检查结果处理

检查图形属性

开始测量...

测量结束, 结果报告

查阅曲线

检查样品, 测量条件

检查样品ID, 平衡条件

当前通道号: CH 1

测量参数: pH值

平衡条件: 中

平衡时间: 6sec

平衡值: 0.10mV

温度显示方式: °C

温度补偿方式: 自动补偿

手动温度值: 25.0°C

样品ID: Sample 1

开始测量

下一步

检查样品, 测量条件

参数4: 定时读数方式

测量未启动!

2014/08/25 12:59:38

检查样品，测量条件显示示意图（图 46）

2. 8. 4. 5 检查结果处理

本导航页设置测量结果选项。包括结果存贮、结果打印输出、输出设备、端口、通信波特率、输出内容等。

2. 8. 4. 6 检查图形属性

本导航页设置测量过程中的相关图形属性，主要为数据记录间隔量等。

将来可能增加一些图形控制属性，有利于用户定制测量方法的显示，美化显示界面。

测量		检查结果处理	
✓ 测量前准备		检查结果存储/输出控制	
✓ 检查测量参数		结束后是否存储结果:	存储结果
✓ 检查电极-校正结果		结束后是否输出结果:	输出结果
✓ 检查样品-测量条件		输出设备:	打印机
检查结果处理		输出端口号:	COM1
检查图形属性		波特率:	9600bps
开始测量...		每行字符数:	40
测量结束-结果报告		是否输出标题:	Yes
		输出标题名称:	Report Title
		输出内容:	按GLP格式
查阅曲线		开始测量 下一步	
检查结果处理		参数4:定时读数方式	测量未启动! 2014/08/25 13:02:44

检查结果处理显示示意图 (图 47)

测量		检查图形属性	
✓ 测量前准备		检查图形属性-设置间隔	
✓ 检查测量参数		数据记录间隔:	1sec
✓ 检查电极-校正结果			
✓ 检查样品-测量条件			
✓ 检查结果处理			
检查图形属性			
开始测量...			
测量结束-结果报告			
查阅曲线		开始测量 下一步	
检查图形属性		参数2:定时读数方式	测量未启动! 2014/08/25 13:06:24

检查图形属性显示示意图 (图 48)

2.8.4.7 开始测量

上述所有工作完成后, 点击“下一步”即可开始正式测量,

如图。



测量显示示意图（图 49）

图中右面中央为实时测量的曲线图，对应某个参数与时间的变化曲线。曲线上方显示有测量结果，一个参数对应一个测量窗口，窗口上同时显示测量参数结果以及相关辅助参数的测量结果，如相应的温度值、电位值、电阻率等。曲线下方显示有 2~3 个小窗口，用以显示曲线数据的统计情况，分别对应测量参数、辅助参数、温度等，包括最大值、最小值、平均值的统计，可以直观地监控整个测量过程。曲线间隔以设定的数据记录间隔为准。由于存储容量的限制，最多允许存贮 200 个点的数据，达到最大值后，自动重复覆盖。如果设定记录间隔为 1 秒，则最少可以监控 200 秒的数据量。点击“||”键可以暂停数据记录。

点击测量窗可以查看不同参数的测量情况，点击下方统计按键，可以查看整个曲线的统计情况。

仪器按照设置的测量参数、读数方式，自动读取测量值，

计算、显示结果、记录曲线。

仪器支持数据稳定与否的判断，同步提示测量情况，方便用户查看。每个测量窗下方显示有测量是否稳定的标志。

当读数方式为平衡测量方式时，仪器监控平衡条件，一旦平衡，则本次测量结束；

当读数方式为定时测量方式时，仪器监控定时测量条件，一旦满足，则自动存贮测量结果，本次测量结束。

当读数方式为连续测量方式时，仪器始终监控整个测量过程，直到用户手动终止测量为止。

仪器支持测量情况下重复校正电极。允许手动存贮、打印输出测量结果。测量过程中，用户随时可以按“终止”键终止测量。

2.8.4.8 测量结束, 结果报告

测量结束或者终止后，仪器提供一个简单的测量报告，包括总测量时间、存贮结果数量、打印输出结果数量。

此时用户可以选择重新测量、存贮、打印等操作。



测量结束，结果报告显示示意图（图 50）

2.8.5 从“开始方法测量”开始测量

对于所有用户，这是最常用的开始测量的一步。用户点击菜单“开始方法测量”或者“测量方法管理”项，即可进入方法的管理，如图。



测量方法管理示意图（图 51）

通常，一般的操作步骤如下：


- 选择合适的测量方法；
- 按“查阅”键查看或者设置相关参数，完成后返回，详细设置和参数定义参见“测量方法的参数”章节；
- 按“开始测量”键开始测量。每个测量方法，由读数方式控制，详细参考相关测量章节；
- 测量结束，可以查阅、存贮、打印输出等。
- 所有测量方法的测量过程类似于直接测量方法，可参考从“开始直接测量”开始测量的整个过程。

2.8.5.1 pH 测量方法的测量

pH 测量方法是常规的测量 pH 的方法，适用于 PHSJ-6L 型 pH 计、PXSJ-227L 型离子计、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“pH Measure Method”，并点击“开始测量”即可进行 pH 的测量。

仪器主要分几个导航页，包括测量前准备、检测测量参数、检查电极、校正结果、检查样品、测量条件、检查结果处理、检查图形属性、开始测量、测量结束结果报告。用户点击“下一步”可以依次按照导航提示操作，完成测量。

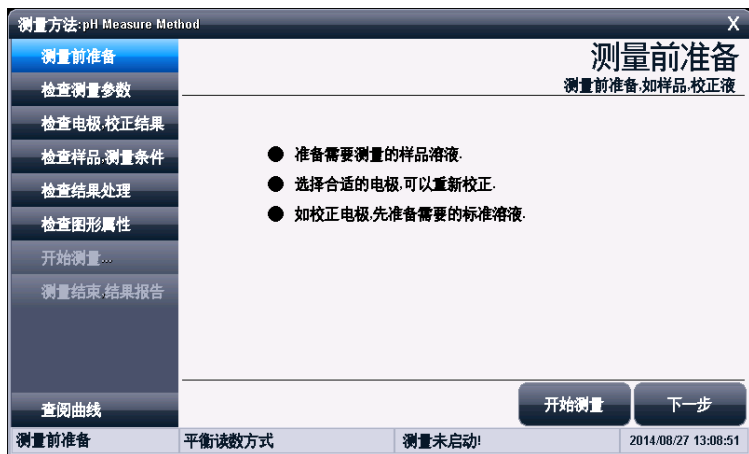

测量前准备显示示意图（图 52）

2.8.5.1.1 测量前准备

仪器简单提示用户需要准备样品，或者校正液等。

2.8.5.1.2 检查测量参数

本导航页设置读数方式，其相关参数随读数方式不同而不

同。

测量方法: pH Measure Method

检查测量参数

检查读数方式, 测量参数

测量参数: pH值

读数方式: 平衡读数方式

开始测量 下一步

检查测量参数 平衡读数方式 测量未启动! 2014/08/27 13:11:08

检查测量参数显示示意图 (图 53)

2.8.5.1.3 检查电极, 校正结果

测量方法: pH Measure Method

检查电极, 校正结果

检查电极, 重新校正电极

测量参数: pH值

使用电极名称: pH Electrode

校正结果:

No.	Slope(%)	E0(mV)	Comment
BUF1 - BUF2	100.00%	0.00 mV	PERFECT
BUF2 - BUF3	100.00%	0.00 mV	PERFECT

校正者: REX Team

校正时间: 2014/06/18 12:13:10

标准组类型: GB标准液组

开始测量 下一步

检查电极 校正结果 平衡读数方式 测量未启动! 2014/08/27 13:15:49

检查电极, 校正结果显示示意图 (图 54)

本导航页设置使用的电极类型、名称、电极校正结果。此数据也即本次测量即将使用到的电极参数。

如果用户需要更改或者重新校正，双击电极校正结果数据区域，重新校正电极或者选择校正记录数据，仪器将引导用户完成校正或者直接读取校正结果，详细操作参考电极校正、电极 ID 管理章节。

2.8.5.1.4 检查样品, 测量条件

本导航页设置平衡条件、温度显示类型、温度补偿方式、样品 ID 等参数，详细可参考测量方法的参数章节。

测量方法: pH Measure Method

检查样品, 测量条件

检查样品ID, 平衡条件

当前通道号: CH 1

测量参数: pH值

平衡条件: 中

平衡时间: 6sec

平衡值: 0.10mV

温度显示方式: °C

温度补偿方式: 自动补偿

手动温度值: 25.0°C

样品ID: Sample 1

开始测量 下一步

检查样品, 测量条件 平衡读数方式 测量未启动! 2014/08/27 13:17:00

检查样品，测量条件显示示意图（图 55）

2.8.5.1.5 检查结果处理

本导航页设置测量结果选项。包括结果存贮、结果打印输出、输出设备、端口、通信波特率、输出内容等，详细可参考测量方法的参数章节。

测量方法:pH Measure Method		检查结果处理	
		检查结果存储/输出控制	
✓ 测量前准备		结束后是否存储结果:	存储结果
✓ 检查测量参数		结束后是否输出结果:	输出结果
✓ 检查电极/校正结果		输出设备:	打印机
✓ 检查样品/测量条件		输出端口号:	COM1
检查结果处理		波特率:	9600bps
检查图形属性		每行字符数:	40
开始测量...		是否输出标题:	Yes
测量结束/结果报告		输出标题名称:	Report Title
		输出内容:	按GLP格式
查阅曲线		开始测量 下一步	
检查结果处理		平衡读数方式	测量未启动!
		2014/08/27 13:19:03	

检查结果处理示意图（图 56）

2.8.5.1.6 检查图形属性

本导航页设置测量过程中的相关图形属性,包括数据记录间隔等。

测量方法:pH Measure Method		检查图形属性	
		检查图形属性/设置间隔	
✓ 测量前准备		数据记录间隔:	1sec
✓ 检查测量参数			
✓ 检查电极/校正结果			
✓ 检查样品/测量条件			
✓ 检查结果处理			
检查图形属性			
开始测量...			
测量结束/结果报告			
查阅曲线		开始测量 下一步	
检查图形属性		平衡读数方式	测量未启动!
		2014/08/27 13:21:06	

检查图形属性显示示意图（图 57）

2.8.5.1.7 开始测量

上述所有工作完成后, 点击“下一步”即可开始正式测量, 如图。



测量显示示意图 (图 58)

中央为实时测量的曲线图, 上方显示有测量结果, 下方显示有 3 个小窗口, 用以显示曲线数据的统计情况, 分别对应测量参数、辅助参数、温度等, 包括最大值、最小值、平均值的统计, 可以直观地监控整个测量过程。曲线间隔以设定的数据记录间隔为准。最多允许存贮 200 个点的数据, 达到最大值后, 自动重复覆盖。如果设定记录间隔为 1 秒, 则最少可以监控 200 秒的数据量。点击“||”键可以暂停数据记录。

仪器按照设置的测量参数、读数方式, 自动读取测量值, 计算、显示结果、记录曲线。

仪器支持数据稳定与否的判断, 同步提示测量情况, 方便用户查看。每个测量窗下方显示有测量是否稳定的标志。

当读数方式为平衡测量方式时, 仪器监控平衡条件, 一旦

平衡，则本次测量结束；

当读数方式为定时测量方式时，仪器监控定时测量条件，一旦满足，则自动存贮测量结果，本次测量结束。

当读数方式为连续测量方式时，仪器始终监控整个测量过程，直到用户手动终止测量为止。

仪器支持测量情况下重复校正电极。允许手动存贮、打印输出测量结果。测量过程中，用户随时可以按“终止”键终止测量。

2.8.5.1.8 测量结束, 结果报告

测量结束或者终止后，仪器提供一个简单的测量报告，包括总测量时间、存贮结果数量、打印输出结果数量。



测量结束结果报告显示示意图（图 59）

此时用户可以选择重新测量、存贮、打印等操作或者点击“X”退出测量。

测量结束后，仪器仍允许用户继续查看数据变化，点击“查

阅曲线”，仪器仍然有测量结果的曲线显示，但测量窗口的数据已锁定。



测量结束时的曲线显示示意图（图 60）

2.8.5.2 pX 测量方法的测量

pX 测量方法是常规的测量 pX 的方法，适用于 PXSJ-227L 型离子计、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“pX Measure Method”，并点击“开始测量”即可进行 pX 的测量。

仪器所有操作、显示、测量类似于 pH 的测量方法，请参考 pH 测量方法。

2.8.5.3 ORP 测量方法的测量

ORP 测量方法是常规的测量 ORP 氧化还原电位的方法，适用于 PXSJ-227L 型离子计、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“ORP Measure

Method”，即可开始测量。

所有操作、显示、测量类似于 pH 的测量方法，请参考 pH 测量方法。

2.8.5.4 直读浓度测量方法的测量

直读浓度测量方法是常规的测量离子浓度值的方法，适用于 PXSJ-227L 型离子计、DZS-708L 型多参数分析仪。

本方法按照能斯特公式，有以下计算式：

$$E_x = E_0 + S \times \log(C_x + C_b)$$

式中： E_x ～待测试样(样品)的平衡电位；

E_0 ～零电位值；

S ～电极斜率；

C_x ～待测试样的浓度值；

C_b ～空白浓度值。

由此，用户只需经过相应的斜率校准，得到斜率以及零电位值，即可对待测试样进行浓度测量。

用户事先按照需要测量的离子类型选购相应的离子选择电极，并设置相应的离子模式，比如测量氟离子浓度，需要选购氟离子选择电极，并在测量方法里面选择离子名称为 F 离子。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“Direct Reading”，即可开始测量。

所有操作、显示、测量类似于 pH 的测量方法，详细请参考 pH 测量方法。

如果用户需要测定空白标准液的浓度值(即空白浓度值)，可按以下步骤操作：

- 配置空白标准液；
- 检查测量参数中，清除空白浓度值；
- 按上述直读浓度测量方法测量浓度值；
- 测量结束，点击“存贮”按键，选择“存贮为空白浓度”并确认即可将当期浓度值设置为空白浓度值。

注意：每个离子浓度测量方法有独立的空白浓度值。

2.8.5.5 标准添加测量方法的测量

标准添加测量方法是常规的测量离子浓度值的方法，适用于 PXSJ-227L 型离子计、DZS-708L 型多参数分析仪。

标准添加又称已知添加。首先，测定体系的平衡电位值，然后在待测体系中加入已知浓度的标准溶液，再次测定体系的平衡电位值，由添加前后的电极电位的变化值，计算出待测试样的浓度值，公式如下：

$$C_x = \frac{\rho \times C_s}{(1 + \rho) \times 10^{(E_2 - E_1)/S} - 1} + \frac{\rho \times C_b}{(1 + \rho) \times 10^{(E_{b2} - E_{b1})/S} - 1}$$

式中， C_x ～待测试样的浓度值；

C_s ～标准液（添加液）的浓度值；

S ～电极斜率；

C_b ～空白标准浓度值；

E_1 ～体系未添加标准液前时测得的电位值；

E_2 ～体系添加标准液后所测得的电位值；

ρ ～标准液添加体积(V_s) / 待测试样体积(V_x)；


E_{b1} ～空白校准时未添加标准液前时测得的电位值；

E_{b2} ～空白校准时添加标准液后所测得的电位值。

测量前，先设置标准液的浓度值及添加体积，再设置试样的体积，然后测得添加前的电极电位值 E_1 和添加后的电极电位值 E_2 ，仪器即可按上述公式计算出试样的浓度值 C_x 。

如果用户需要进行空白校准，则按照类似方法，分别测量空白标准液添加标准液前后的电极电位变化值，即测定 E_{b1} 、 E_{b2} ，然后可计算出空白标准液的空白浓度值。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“STD Addition”，即可开始测量，如图。

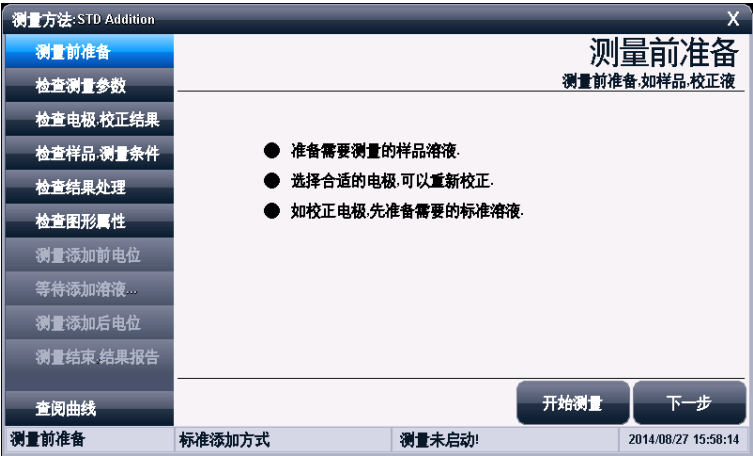

标准添加测量方法显示示意图（图 61）

仪器以导航方式控制测量，主要分几个导航页，包括测量前准备、检测测量参数、检查电极，校正结果、检查样品，测量条件、检查结果处理、检查图形属性、测量添加前电位、等待添加溶液、测量添加后电位、测量结束，结果报告。用户点击“下一步”可以依次按照导航提示操作，完成测量。

2.8.5.5.1 检查测量参数

测量参数包括测量的参数类型、离子名称、结果单位、空白浓度值、读数方式、添加前体积量、添加体积、标液浓度值、标液浓度单位。用户按实际设置相关参数，完成后点击下一步。

检查测量参数	
检查读数方式测量参数	
测量参数:	离子浓度
离子名称:	F ⁻
结果单位:	mol/L
空白浓度值:	0.000e+00mol/L
读数方式:	标准添加方式
添加前体积量:	10.000mL
添加体积:	0.100mL
标液浓度值:	2.000e-01mol/L
标液浓度单位:	mol/L

开始测量 下一步

检查测量参数 标准添加方式 测量未启动! 2014/08/27 16:02:43

检查测量参数显示示意图（图 62）

2.8.5.5.2 检查电极，校正结果

查看、设置测量的电极以及相应的校正结果，如果需要，可以重新校正电极或者直接选取对应电极的某个校正记录作为新的校正结果。

测量方法:STD Addition

✓ 测量前准备

✓ 检查测量参数

检查电极 校正结果

检查样品 测量条件

检查结果处理

检查图形属性

测量添加前电位

等待添加溶液...

测量添加后电位

测量结束 结果报告

查阅曲线

检查电极 校正结果

测量参数:

使用电极名称:

校正结果:

校正者:

校正时间:

离子浓度

pF Electrode

No.	Slope(%)	E0(mV)	Comment
STD1-STD2	100.00%	0.00 mV	PERFECT
STD2-STD3	100.00%	0.00 mV	PERFECT

REX Team

2014/06/18 12:13:10

开始测量

下一步

检查电极 校正结果

标准添加方式

测量未启动!

2014/08/27 16:06:36

检查电极校正结果显示示意图（图 63）

2.8.5.5.3 检查样品，测量条件

查看设置样品 ID，温度显示方式、平衡条件等。

2.8.5.5.4 检查结果处理

查看设置结果处理方式。

2.8.5.5.5 检查图形属性

查看设置图形控制属性。

2.8.5.5.6 测量添加前电位

上述工作完成后，点击下一步即开始测量。仪器首先测量添加前的电位值。仪器自动测量、计算、显示结果，并按照平衡条件判断是否平衡，一旦平衡，仪器提示平衡状态。


等读数稳定，用户点击下一步。

2.8.5.5.7 等待添加溶液

用户添加设定的标液，完成后点击下一步。



测量添加前电位显示示意图 (图 64)

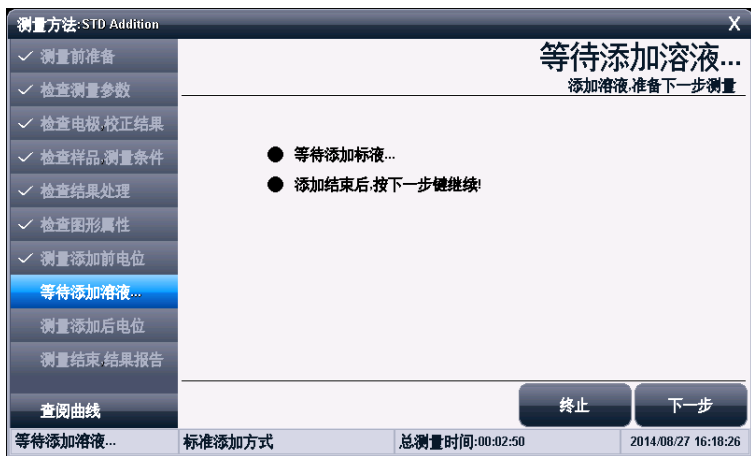

等待添加标液显示示意图 (图 65)

2.8.5.5.8 测量添加后电位


添加后, 仪器开始测量添加后的电位值。仪器同样自动测量、计算、显示结果, 并按照平衡条件判断是否平衡, 一旦平

衡，仪器提示平衡状态。等读数稳定，用户点击下一步。

2.8.5.5.9 测量结束，结果报告

本次测量结束，仪器给出一个简单的测量报告。包括测量结果、测量结果统计。

用户可以选择手动存贮、打印输出，或者重新测量。

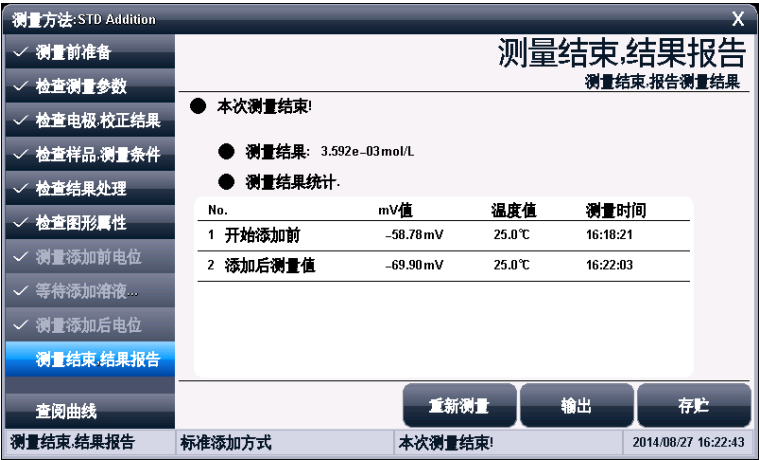

测量结束结果报告显示示意图（图 66）

2.8.5.6 试样添加测量方法的测量

试样添加测量方法同样是常规的测量离子浓度值的方法，适用于 PXSJ-227L 型离子计、DZS-708L 型多参数分析仪。

本方法类似于标准添加，只是在标准添加法中，是将标准液添加到试样中，测量由于待测组份的浓度变化而引起的电极电位变化，从而测定试样的浓度值，同样地，如果将试样添加到标准液中，通过测量添加前后的电位变化，也可测定试样的浓度值。计算公式如下：

$$C_x = C_s \times [(1 + \rho) \times 10^{(E_2 - E_1)/S} - \rho]$$

式中, C_x ~待测试样(添加液)的浓度值;

C_s ~标准液的浓度值;

ρ ~标准液的体积(V_s) / 待测试样的体积(V_x);

E_1 ~未添加待测试样时体系的电位值;

E_2 ~添加待测试样后体系的电位值;

S ~电极斜率。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“Sample Addition”,即可开始测量,测量方法同样类似于前面的标准添加测量方法,这里不再介绍,请参考操作。

2.8.5.7 GRAN 法测量方法的测量

GRAN 法测量方法同样是常规的测量离子浓度值的方法,适用于 PXSJ-227L 型离子计、DZS-708L 型多参数分析仪。

仪器除常规测量方法外,也可用 GRAN 测量模式来测量含量较低的试样。根据 GRAN 模式的数学原理,可用下式测得试样的浓度值。

$$(V_s + V_x) \times 10^{E/S} = 10^{E_0/S} \times (C_x V_x) + 10^{E_0/S} \times (C_s V_s)$$

式中, C_x ~待测试样的浓度值;

C_s ~标准液(添加液)的浓度值;

V_s ~每次添加的标准溶液体积;

V_x ~未添加标准液前时试样体积;


E ~体系中每次所测得的电位值;

E0~体系中电极零点，计算中自动消除；

S ~电极斜率，计算中自动消除。

测量时，先设置标准溶液的浓度(C_s)和体积(V_s)，以及待测试样的体积(V_x)，然后测量每次添加标准液后待测试样中的电极电位值，依次重复测量三次至八次，仪器即可计算出待测试样的浓度值。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“GRAN Method”，即可开始测量，测量方法类似于前面的标准添加测量方法，包括测量前准备、检查测量参数、检查电极校正结果、检查样品测量条件、检查结果处理、检查图形属性、等待添加溶液、测量添加后电位、测量结束结果报告，依次点击下一步即可完成测量。

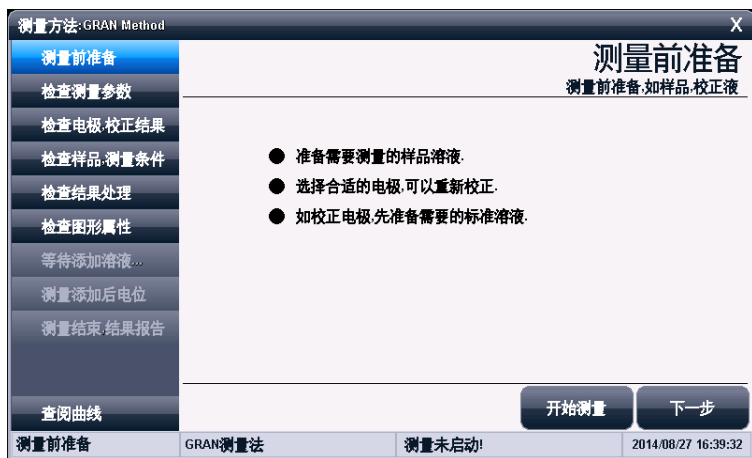

测量前准备显示示意图（图 67）

仪器控制用户依次添加标液，然后测量添加后的电位值，测量结束，显示测量结果。



测量结束结果报告显示示意图（图 68）

2.8.5.8 电导率测量方法的测量

电导率测量方法是常规的测量电导率、电阻率值的方法，适用于 DDSJ-319L 型电导率仪、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“Cond Measure Method”，即可开始测量。包括测量前准备、检查测量参数、检查电极校正结果、检查样品测量条件、检查结果处理、检查图形属性、开始测量、测量结束结果报告，依次点击下一步即可完成测量。

2.8.5.8.1 测量前准备

测量前用户应准备测量的电导电极，如果需要校正，则事先选购或者自己配置校正溶液，以下为电导电极的准备工作或者需注意事项。

■ 用去离子水充分清洗电导电极，然后按照电导电极维护部

分清洗。如果持续出错或不稳定，请参考电导电极保养维护章节。

- 检查样品：如果电导电极在标准溶液中工作正常但在样品中工作不正常，请检查样品中是否有干扰物质或电导池是否被机械损坏。
- 铂黑系列电导电极的铂金片表面附着有疏松的铂黑层，应避免任何物体与其碰触，只能用去离子水进行冲洗，否则会损坏铂黑层，导致电极测量不准确。
- 如发觉铂黑系列电导电极使用性能下降，可依次使用无水乙醇和去离子水浸洗铂金片。
- 铂黑系列电导电极的铂金片表面附着有疏松的铂黑层在测量样品时有可能会吸附样品成分，在使用电极测量完毕后一定要冲洗电极。
- 电导电极在放置一段时间或使用一段时间后，其电极常数有可能发生变化，需要重新校正。

2.8.5.8.2 检查测量参数

测量参数包括设置读数方式、电导率补偿方式、电导率参比温度等。



检查测量参数显示示意图（图 69）

2.8.5.8.3 检查电极，校正结果

本页设置使用的电导电极、校正数据。允许查看、设置、或者重新校正电极常数、设置温度补偿系数。

通常我公司出品的每一支电导电极上面都有相应的电极常数值，用户只需要将电极上面的常数值设置一遍即可正常测量。经过一段时间的使用，如果用户怀疑电极常数不准确，则可使用电导标准溶液重新校正。因此通常有二种方法可以得到电极常数值：一种用电导标准溶液重新校正，校正结束仪器会自动计算电极常数；另一种就是直接设置电极常数值。

注意：二种方法只能选一种，如果前一次是通过校正得到电极常数值，现在用户需要直接输入电极常数，则仪器会删除前一次的校正数据，望用户注意。

测量方法: Cond Measure Method

✓ 测量前准备

✓ 检查测量参数

检查电极, 校正结果

检查样品, 测量条件

检查结果处理

检查图形属性

开始测量...

测量结束, 结果报告

查阅曲线

检查电极, 校正结果

测量参数:

使用电极名称:

校正结果:

校正者:

校正时间:

温度补偿系数:

设置电极常数:

电导率

COND Electrode

No.	STD Value	Measured	Cell Cont
STD1	1408 uS/cm	1408 uS/cm	1.000
STD2	12.85 mS/cm	12.85 mS/cm	1.000
STD3	111.3 mS/cm	111.3 mS/cm	1.000

REX Team

2014/06/18 12:13:10

2.00%/c

设置电极常数

开始测量

下一步

检查电极, 校正结果

平衡读数方式

测量未启动!

2014/08/28 13:53:44

检查电极校正结果参数显示示意图（图 70）

2.8.5.8.4 检查样品，测量条件

本页设置平衡条件、温度显示以及样品 ID。

2.8.5.8.5 检查结果处理


本页设置测量结果处理方式，以及相关输出内容。

2.8.5.8.6 检查图形属性

本页设置测量时的显示曲线控制属性。

2.8.5.8.7 开始测量

所有工作设置完成，即可开始测量，仪器按照设置的读数方式自动采样、显示、判断并完成整个测量工作。

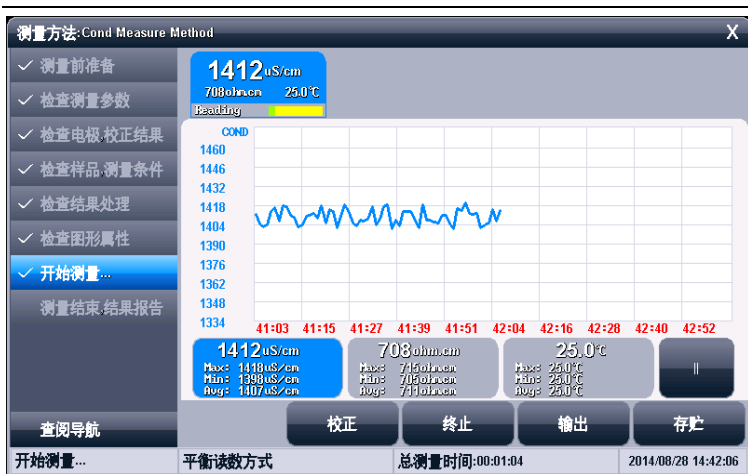

测量显示示意图 (图 71)

2.8.5.8.8 测量结束, 结果报告

测量结束后, 本页显示测量统计信息。



测量结束结果报告显示示意图 (图 72)

2.8.5.9 TDS 测量方法的测量

TDS 测量方法是常规的测量 TDS、电阻率值的方法，适用于 DDSJ-319L 型电导率仪、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“TDS Measure Method”，即可开始测量。

仪器所有操作、显示、测量类似于电导率的测量方法，请参考电导率测量方法的测量章节。

2.8.5.10 盐度测量方法的测量

盐度测量方法是常规的测量盐度、电阻率值的方法，适用于 DDSJ-319L 型电导率仪、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“Salinity Measure Method”，即可开始测量。

仪器所有操作、显示、测量类似于电导率的测量方法，请参考电导率测量方法的测量章节。

2.8.5.11 电阻率测量方法的测量

电阻率测量方法是常规的测量电阻率值的方法，适用于 DDSJ-319L 型电导率仪、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“Resistivity Method”，即可开始测量。

仪器所有操作、显示、测量类似于电导率的测量方法，请参考电导率测量方法的测量章节。

2.8.5.12 溶解氧浓度测量方法的测量

溶解氧浓度测量方法是常规的测量溶解氧浓度的方法，适用于 JPSJ-606L 型溶解氧仪、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“DO Measure Method”，即可开始测量。包括测量前准备、检查测量参数、检查电极校正结果、检查样品测量条件、检查结果处理、检查图形属性、开始测量、测量结束结果报告，依次点击下一步即可完成测量。

2.8.5.12.1 测量前准备

测量前用户应准备测量的溶解氧电极，以下为溶解氧电极的准备工作或者使用注意事项。

- 把膜帽从电极上拧下来，把膜帽的内外都用蒸馏水冲洗干净并且甩干。
- 把电极的阴阳极组件用蒸馏水清洗，并擦干。
- 往膜帽里注入四分之三体积的内充液。
- 把膜帽拧到电极上，直到拧紧为止。
- 极化电极。电极使用前必须极化。极化一个新的电极，需要把电极连接仪表，让仪表给电极供电，极化约 60 分钟。当电极连接在仪表上时，由于一直处于极化状态，因此不需要重复极化电极，除非电极需要维护或者从仪表上拔下，超过 1 个小时的时间。如果电极从仪表上拔下不超过 1 个小时，允许在使用前只极化 25 分钟。
- **搅拌** 因为电极会消耗一些氧，所以电极的膜和水样之间的氧的含量会变低，由于这个原因，水样需要搅拌。可以手动晃动电极以每秒 20-40cm 的速度水平晃动电极，或者

使用外搅拌使水样有一定的流速，或者直接使用自搅拌溶解氧电极。

- **膜** 电极的透气膜片不能受到任何损伤，避免触碰膜片。膜片应当与电极阴极的头部完全接触无隔层。如果膜损坏，请更换新的膜帽。
- **内充液** 溶解氧填充液在使用一段时间后需更换。溶解氧填充液使用时间与使用状况有关。溶解氧电极根据使用情况需要在 2 星期至 2 个月里更换溶解氧填充液。

2.8.5.12.2 检查测量参数

测量参数包括设置读数方式，大气压补偿方式。仪器支持大气压的自动补偿。



检查测量参数显示示意图（图 73）

2.8.5.12.3 检查电极，校正结果

测量方法: DO Measure Method

检查电极, 校正结果
检查电极, 重新校正电极

✓ 测量前准备
✓ 检查测量参数
检查电极, 校正结果
检查样品, 测量条件
检查结果处理
检查图形属性
开始测量...
测量结束, 结果报告

测量参数: 溶解氧
使用电极名称: DO Electrode
校正结果:

No.	Name	Measured	Comment
1	Zero Point	0nA	
2	Full Scale	3.60uA	

校正者: REX Team
校正时间: 2014/06/18 12:13:10
大气压: 101.3kPa
溶解氧盐度值: 0.0g/L

开始测量 下一步

检查电极, 校正结果 平衡读数方式 测量未启动! 2014/08/28 15:27:20

检查电极校正结果显示示意图 (图 74)

本页设置使用的溶解氧电极、校正数据。允许查看、重新校正零氧、满度值, 设置手动大气压值、溶解氧盐度值。

2.8.5.12.4 检查样品, 测量条件

本页设置平衡条件、温度显示以及样品 ID。

2.8.5.12.5 检查结果处理


本页设置测量结果处理方式, 以及相关输出内容。

2.8.5.12.6 检查图形属性

本页设置测量时的显示曲线控制属性。

2.8.5.12.7 开始测量

所有工作设置完成, 即可开始测量, 仪器按照设置的读数方式自动采样、显示、判断并完成整个测量工作。

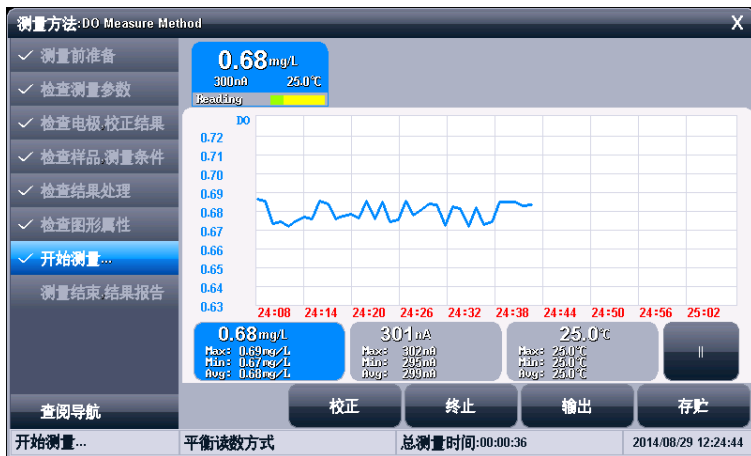

测量显示示意图（图 75）

2. 8. 5. 12. 8 测量结束，结果报告

测量结束后，本页显示测量统计信息。



测量结束结果报告显示示意图（图 76）

2.8.5.13 饱和度和测量方法的测量

饱和度和测量方法是常规的测量饱和度的方法，适用于 JPSJ-606L 型溶解氧仪、DZS-708L 型多参数分析仪。

在测量方法管理或者“开始测量方法”选择“Saturation Method”，即可开始测量。

仪器所有操作、显示、测量类似于溶解氧浓度的测量方法，详细请参考溶解氧浓度测量方法的测量章节。

2.8.6 从“开始样品列表”开始测量

样品列表测量，即多样品测量，是为了满足用户大量样品测量需要而开发的功能，样品列表测量适合成熟样品测量方案的批量测定，一次性完成多个样品的测量工作，满足高效的工作需求。本功能需要自动样品进样器支持。

仪器支持我公司生产的 SCH-01 型自动样品进样器，用户选购进样器后，即可连接使用，满足用户多样品测量的需求。

SCH-01 型自动样品进样器具有以下特点：

- 单样品杯转盘，12 个杯位，其中 11 个为样品杯位置，1 个清洗位；
- 支持动态喷淋清洗，保证彻底清洗干净；
- 支持搅拌功能，上搅拌、下搅拌可选；
- 仪器安装有液晶、键盘，支持直接控制、操作，具有良好人机界面；
- 具有 USB、RS232 双接口，完全实现自动化操作；
- 灵活，可编程。仪器支持 MODBUS 通信协议，提供具体通信格式，允许用户使用上层软件、其它外设连接，

拓展相关功能；

- 支持多种波特率通信；
- 仪器具有自检和容错功能。

仪器支持创建一个样品列表，允许用户添加、删除样品，最大支持 20 个样品。用户可以一次性地完成样品列表的创建，创建列表后，每个样品仍允许用户控制是否选择开始测量。

2.8.6.1 设置样品列表

样品列表允许用户设置测量参数、样品 ID、进样器位置、是否选择测量、使用的电极、当前通道号、读数方式、平衡条件等，用户点击相应项目即可修改参数。

- 测量参数，表示需要测定的参数类型，这里只显示第一个测量参数，如果有多个参数，点击“查阅”查看其它参数。
- 样品 ID，设置样品的信息，用户按实际设置。
- 进样器位置号，表示本样品对应进样器上的位置号。
注意：样品放置的位置必须与进样器位置一一对应。
- 选择测量，仪器允许用户选择设定的样品是否参加本次测量。用户随时可以决定几个样品一起进行测量，未选择样品自动以浅色显示。
- 使用的电极，测量参数对应的电极。
- 当前通道号，测量参数对应的通道号。
- 读数方式，测量参数对应的读数方式。读数方式必须为平衡读数方式或者定时读数方式，否则，本样品测量将无法结束。
- 平衡条件，测量参数对应的平衡条件。

每个样品实际对应一个测量方法，点击“查阅”可以查阅、修改相关参数。点击“添加”、“删除”即可添加或删除一个测量方法。

在仪器起始状态下，选择“样品列表测量”项即可进入样品列表管理，如图，图中表示已创建的样品数为 5 个，选择准备测量的样品数为 3 个，3 个样品的测量参数为“pH 值”，进样器相应位置为 1、2、3 号杯位。

编号	测量参数	样品ID	位置号	选择测量
01	pH值	Sample 1	1	Yes
02	pH值	Sample 1	2	Yes
03	pH值	Sample 1	3	Yes
04	pH值	Sample 1	4	No
05	pH值	Sample 1	5	No

样品数量: 05 创建样品列表进行系列样品测量

选择样品数: 03

返回 开始

编号	使用电极名称	当前通道号	读数方式	平衡条件
01	pH Electrode	CH 1	平衡读数方式	中
02	pH Electrode	CH 1	平衡读数方式	中
03	pH Electrode	CH 1	平衡读数方式	中
04	pH Electrode	CH 1	平衡读数方式	中
05	pH Electrode	CH 1	平衡读数方式	中

样品数量: 05 创建样品列表进行系列样品测量

选择样品数: 03

返回 开始

样品列表显示示意图（图 77）

2.8.6.2 进样器设置

允许用户设置进样器参数，包括连接进样器的端口号、通信波特率、测量时的清洗选择，清洗位置、清洗方式、清洗速度、清洗体积，搅拌器设置等。

- 端口号，表示进样器连接的通信信号。仪器支持 2 个 RS232，表示为 COM1/COM2，用户必须设置。
- 波特率，表示与进样器通信的波特率，默认为 9600bps。
- 清洗选择，测量开始前清洗电极，或者不清洗电极。一旦选择清洗，需要设置相应的清洗控制参数。
- 清洗位置，支持清洗位清洗或者样品原位清洗。进样器专门设计有一个清洗位（即 0 号位），有专门的管道用于排液，支持清洗量大、难以清洗干净的清洗要求；当用户在样品的原位清洗时，必须考虑清洗体积是否超过样品杯的体积，一旦超过样品杯体积，有可能出现溶液溢出的情况，严重时损坏仪器，给您带来不必要的损失。
- 清洗方式，包括自动清洗模式、固定清洗模式。
- 清洗速度，表示进样器喷淋的速度，有快速、慢速两种。
- 清洗体积，表示清洗的体积量，共 5mL、10mL、20mL、30mL 四种。
- 搅拌器类型，有的测量需要搅拌器支持。仪器允许使用进样器上的搅拌器，方便用户。
- 搅拌器速度，设置搅拌器的速度。



样品列表测量时设置进样器显示示意图（图 78）

2.8.6.3 电极校正

为了最大限度地方便用户，仪器允许用户在测量前自动完成电极斜率的校正，从而一次性完成所有的测量工作。目前仪器只支持 pH 电极的校正工作，其他参数暂不支持。

当然，如果用户选择进行 pH 电极标定，则相应的要准备 1~3 种 pH 标准缓冲液，测量前放置到进样器上，这势必影响一次性测量样品的数量，而通常最多 3 种标液的校正足够保证电极的精度，因此仪器在样品列表中设置的标液数量不得超过 3 个。电极校正包含校准选择、校正参数、标液、标液数量、进样器上位置等，用户点击相应项目即可修改。

- 校准选择，有不校准、校准一次、每次校准等多种方式。不校准表示不进行电极校正；校准一次，表示在整个测量开始前校正一次；每次校准，表示每个样品

测量前都进行一次电极校正。

- 校正参数，表示校正的参数类型，目前只支持 pH 电极的自动校正。
- 标液，用户必须将实际使用的 pH 标准缓冲液设置正确，否则可能导致校正结果错误，直接影响测量，详细设置可参考 pH 测量章节中校正部分。
- 进样器上位置，表示 pH 标准缓冲液在进样器上的位置，用户同样需要与选择的 pH 标液一一对应。

管理样品列表

样品列表

进样器设置

电极校正

测量结果选项

输出选项

返回

电极校正

设置是否电极校正 校正方式

校准选择: 校准一次

校准参数: 校准pH

标液

GB pH 4.003 GB pH 6.864 GB pH 9.182

标液数量: 3

进样器上位置: 1 2 3

样品列表中设置电极校正示意图（图 79）

2.8.6.4 测量结果选择

本设置对应所有测量的样品，包括是否存贮结果、是否输出结果等。用户按需要设置即可。

2.8.6.5 输出选项

测量结束后，如果用户需要直接打印输出测量结果，则需要设置串行打印机以及输出参数。



样品列表输出选项显示示意图（图 80）

2.8.6.6 开始测量

所有设置按照需要完成后，点击“样品列表”项，按“开始测量”键即可开始测量。仪器按照设置将控制进样器依次完成所有样品的测量，或者先自动校准电极斜率再完成测量工作。

测量结束，自动存贮、打印输出测量结果。

2.9 数据中心

仪器支持查阅当前测量单元的数据、查阅电极的校正信息、pH 标液组管理、查阅存贮测量结果、结果统计。

2.9.1 查阅当前测量单元

在仪器的起始状态，仪器实时显示有当前的测量结果。测量使用的参数为直接测量方法。点击测量窗口或者“开始直接测量”即可完整查看、修改、校正方法参数。

2.9.2 查阅电极的校正信息

参见电极 ID 管理功能。

2.9.3 pH 标液组管理

本功能对应 pH 计、离子计、多参数分析仪。

pH 电极由于长时间使用、测量环境温度变化以及其他多种原因，通常，pH 电极在使用一段时间后必须重新校正，一般用已知浓度的 pH 标准缓冲溶液进行校正。为了方便使用，让仪器具有自动识别功能，减少人为错误，人们习惯使用事先经过严格制备、认证的标准缓冲液进行校正，常用的有 4.00pH、6.86pH、9.18pH 等几种。所有标准缓冲液的实验数据被严格测量，形成标准，但是，由于实验环境、测量技术的不同，各国拥有自己的标准，为了更好地满足用户的需求，仪器支持多种 H 标准，包括 GB 标准、DIN 标准、NIST 标准，简称标液组。每种标液组支持多种标准缓冲溶液，共计 25 种标准缓冲溶液。其中 GB 标液组包含 1.680pH、3.559pH、4.003pH、6.864pH、7.409pH、9.182pH、12.460pH 等标液；DIN 标液组

包含 1.680pH、2.000pH、3.557pH、3.775pH、4.008pH、6.865pH、7.000pH、7.416pH、9.184pH、10.014pH、12.454pH 等标液；NIST 标液组包含标液 1.680pH、4.008pH、6.864pH、7.000pH、7.416pH、10.014pH、12.469pH 等标液。通常我们用 25.0℃对应的 pH 值标记 pH 标准缓冲溶液，如 GB 6.865pH 标液，即表示 25.0℃时为 6.865pH 的标准 pH 缓冲液。

每个标液组最多允许选择 6 种标液，即支持 6 点校正。由于每个标液组里面多种标准缓冲溶液之间的 pH 范围相互可能有重叠，为了保证测量的精度，仪器将限制相邻标液的选择。

红色选择标记表示当前使用的标液组，以及对应标液。图中表示选择的标液组为 GB 标液组，选择了 GB4.003pH、GB 6.864pH、GB9.182 作为校正点。



设置 pH 标液组显示示意图 1 (图 81)

仪器允许查阅某个标液组里面某个标液对应的全部数据，用户可以验看。

注意：从仪器起始状态的“查阅 pH 标液组”进入设置 pH 标液组，始终为选择 GB 标液组，在这里设置 pH 标液组、选择 pH 标液，不能设置到某个测量方法中，测量方法中的设置 pH 标液组由测量方法打开。

设置pH标液组

GB标液组

DIN标液组

NIST标液组

自定义标液组

返回

pH标准缓冲液信息

No.	Temp	Data	No.	Temp	Data
1	0.0℃	4.006pH	11	50.0℃	4.055pH
2	5.0℃	3.999pH	12	55.0℃	4.070pH
3	10.0℃	3.996pH	13	60.0℃	4.087pH
4	15.0℃	3.996pH	14	70.0℃	4.122pH
5	20.0℃	3.998pH	15	80.0℃	4.161pH
6	25.0℃	4.003pH	16	90.0℃	4.203pH
7	30.0℃	4.010pH	17	95.0℃	4.224pH
8	35.0℃	4.019pH			
9	40.0℃	4.029pH			
10	45.0℃	4.042pH			
创建者: REX Team					
创建日期: 2014/06/18 12:13:10					
简要描述: pH STD Buffer					

返回



自定义标液组显示示意图（图 83）



编辑自定义标液数据显示示意图（图 84）

2.9.4 查阅存贮的测量结果

测量结束后，仪器通常自动保存测量结果。在起始状态下，点击菜单“查阅存贮结果”项即可进入。

2.9.4.1 查阅设置

仪器支持多种查阅方式，可按存贮编号、按存贮时间、按操作者、按方法名称、按测量样品 ID、按电极 ID 等查阅存贮数据。用户按实际需要设置查阅方式，完成后点击“开始查阅”，仪器即按照查阅条件查找匹配的结果，查阅结果以曲线方式显示。

查阅存储数据

查阅设置 查阅结果 结果报告 统计结果 输出设置

查阅内容: pH值

查阅方式: 按存储编号查阅

起始编号: 0

结束编号: 40

开始查阅

查阅存储数据

查阅设置 查阅结果 结果报告 统计结果 输出设置

查阅内容: pH值

查阅方式: 按存储时间查阅

起始时间(YY-MM-DD): 14 8 22


结束时间(YY-MM-DD): 14 8 22

开始查阅

查阅设置显示示意图（图 85）

2.9.4.2 查阅结果

仪器将符合查阅条件的匹配结果以曲线方式显示，如图。

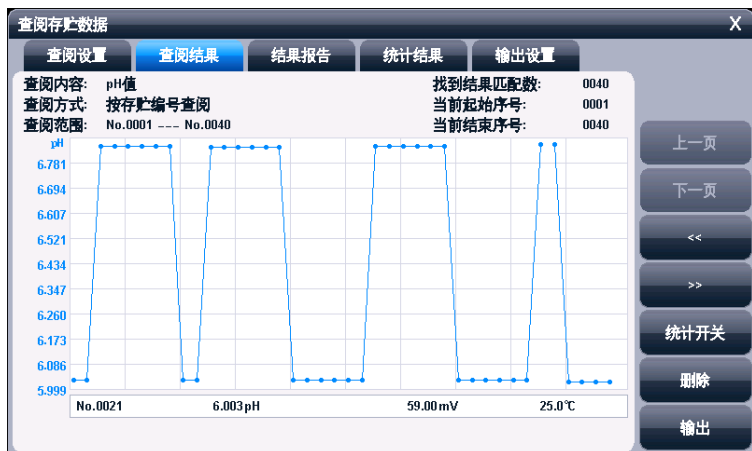

查阅结果显示示意图（图 87）

图中显示有查阅内容、当前设置的查阅方式、查阅范围、找到的结果匹配数量、当前曲线显示的开始号、当前曲线显示的结束号等，曲线右面显示有按键。为了显示整洁，仪器一次最多显示 100 个数据，用户可以点击“上一页”、“下一页”翻转查看剩余的数据，点击“<<”、“>>”可移动指示线，查看相应结果；

2.9.4.3 结果报告

仪器可详细显示指示项对应的结果数据报告，报告包括测量结果、校正信息、校正结果、基本信息。列举了使用的方法、操作者、存贮时间、电极、样品、读数方式等信息。



结果报告显示示意图（图 88）

2.9.4.4 统计结果

仪器支持统计功能,将当前查阅到的数据(曲线显示数据)参与统计,点击“统计结果”页,仪器显示基本的统计结果,包括最大值、最小值、平均值、标准偏差、相对标准偏差,以及相关统计信息。

仪器支持统计开关功能,如果用户发点某个测量数据偏离较大,可点击“统计开关”关闭统计。



统计结果显示示意图（图 89）

2.9.4.5 输出设置

输出选项包含输出设备、输出端口号、通信波特率、打印机每行字符数、是否输出标题、输出标题的名称以及输出的内容。

仪器支持输出到打印机、PC 机、U 盘。

仪器支持 GLP 功能，允许用户编制输出要求，通常有三种输出方式：按 GLP 格式、按标准格式、用户自定义格式。一旦用户选择自定义格式，仪器将允许用户自定义输出设置，用户可以定制选择报告标题、报告时间、用户信息、仪器信息、测量方法信息、测量信息、电极信息、校正信息、样品信息等。

2.9.4.6 输出

用户求完成数据查阅、统计后，可以按照输出设置项要求输出存贮的测量结果、统计结果。

仪器支持输出到打印机、PC 机、U 盘，仪器允许用户将数

据打印输出，已利用记录、保管。

详细参考附录。



输出设置显示示意图（图 90）



输出设备选择显示示意图（图 91）

3 仪器维护

3.1 仪器的维护

仪器的经常地正确使用与维护，可保证仪器正常、可靠地使用，特别是 pH 计、离子计这一类的仪器，它必须具有很高的输入阻抗，而使用环境需经常接触化学药品，所以更需合理维护。

- 仪器的插座必须保持清洁、干燥，切忌与酸、碱、盐溶液接触，防止受潮，以确保仪器绝缘和高输入阻抗性能。仪器不用时，将 Q9 短路插头插入测量电极的插座内，防止灰尘及水汽浸入。在环境湿度较高的场所使用时，应把电极插头用干净纱布擦干。
- 在环境湿度较高的场所使用过，应把电极插头用干净纱布擦干。
- 溶解氧电极不用时，切忌将电极浸入亚硫酸钠溶液中，因为上述溶液一旦渗透到电极腔体内，会使电极性能恶化。
- 从电极上拧下膜帽，除去内溶液。
- 用蒸馏水冲洗阴阳极组件并且擦干。
- 请在干燥处保存电极。

3.2 常见故障排除

见附录 2。

4 仪器的附件信息

编号	型号	名称	描述
1	PHSJ-6L	L 系列 pH 计	标配, 1 套
	E-201-L 型	pH 复合电极	标配, 1 支
	T-818-L 型	温度电极	标配, 1 支
	pH 标准缓冲液	pH4.00、6.86、9.18	标配, 各 5 包
	REX-3	电极支架 (带底座)	
2	PXSJ-227L	L 系列离子计	标配, 1 套
	E-201-L 型	pH 复合电极	标配, 1 支
	T-818-L 型	温度电极	标配, 1 支
	PF-202-L 型	氟离子复合电极	标配, 1 支
	pH 标准缓冲液	pH4.00、6.86、9.18	标配, 各 5 包
	REX-3	电极支架 (带底座)	
3	DDSJ-319L	L 系列电导率仪	标配, 1 套
	DJS-1-L 型	电导电极	标配, 1 支
	T-818-L 型	温度电极	标配, 1 支
	电导标准溶液	JJG 标准, KCl 溶液	用户选配, 共 4 种
	REX-3	电极支架 (带底座)	
	JPSJ-606L	L 系列溶解氧仪	标配, 1 套

4	D0-958-L 型	溶解氧电极	标配, 1 支
	REX-3	电极支架 (带底座)	
5	DZS-708L	引领版多参数分析仪	标配, 1 套
	E-201-L 型	pH 复合电极	标配, 1 支
	T-818-L 型	温度电极	标配, 1 支
	PF-202-L 型	氟离子复合电极	标配, 1 支
	pH 标准缓冲液	pH4.00、6.86、9.18	标配, 各 5 包
	DJS-1-L 型	电导电极	标配, 1 支
	D0-958-L 型	溶解氧电极	标配, 1 支
	电导标准溶液	JJG 标准, KCl 溶液	用户选配, 共 4 种
		其他离子选择电极	用户选配
	REX-3	电极支架 (带底座)	

注意：详细以实际的装箱单为准。

5 附录

附录 1 仪器输出设备及操作说明

本仪器支持 3 种输出设备，分别为打印机、PC 机、U 盘，分别对应不同的输出内容。

1、打印机为标准 RS232 串口型打印机，通常这类打印机、或者 POS 机在超市、小卖部、药房等都有使用，一般为热敏型打印机，价格比较便宜；如果用户需要长时间保存记录，建议用户选购针式打印机，即采购带色带的打印机。只要打印机支持标准 RS232 串口，都可以连接使用。对于针式打印机，建议用户采购每行超过 40 个字符的打印机，其操作步骤如下：

- 将打印线连接仪器和打印机，为保险见，建议用户在断开打印机电源的前提下连接仪器！
- 设置输出设备为打印机，并设置通信端口、波特率；
- 设置打印机通信波特率，通常为 9600bps，其他格式为 8 位数据位，无校验，1 个停止位；
- 在相应功能模块里面操作，即可输出数据。
- 如果无法打印，请检查连接线、波特率等是否正确设置。

2、如果用户设置输出设备为 PC 机，则连接的 PC 端需要具备两个条件：第一，使用的 PC 机必须有多余的串口（或者使用 USB 转串口设备）；第二，PC 机上安装有通用串口调试软件或者同类型的通信软件，用以接收发送的数据，其操作步骤如下：

- 如果 PC 机使用 USB 转串口设备，则必须先安装 USB 驱动。

用户可以用以下方法查看驱动是否安装成功（以 Window 系统为例），PC 机连接 USB 转接线，查看“我的电脑\属性\设备管理器\端口(COM 和 LPT)”，可以看到 USB 虚拟出的标准 RS232 COM 口（包括设备信息），如果没有黄色感叹号则表示成功，否则驱动安装失败，仪器将无法通信。

- PC 机上安装通用串口调试软件；
- 连接仪器和 PC 机；
- 设置输出设备为 PC 机，并设置通信端口、波特率；
- 设置 PC 上调试软件的通信口、通信波特率, 其他格式为 8 位数据位，无校验，1 个停止位；
- 在相应功能模块里面操作，即可输出数据。
- 如果无法输出，请检查连接线、波特率等是否正确设置。

3、如果用户设置输出设备为 U 盘，在需要输出、存贮并仪器支持的功能模块里面，其操作步骤如下：

- 用户将 U 盘插入仪器，仪器将自动识别出 U 盘，并给出连接提示。
- 有些 U 盘可能会有一些奇怪的外形会影响正确插入，此时可以换一个 U 盘或者使用一根延长线解决。如果无法识别，数据将无法写入到设备中。
- 在相应功能模块里面操作，即可输出数据。
- 通常数据保存在 C:\LEADSERI\RESULT 下面。

附录 2：故障现象与故障排除表

现象	故障原因	排除方法
开机没有显示	1. 电源适配器损坏，或者不匹配； 2. 仪器损坏。	1. 更换同一型号电源适配器； 2. 按规定更换或修理。
测量单元无法连接	1. 测量单元接触不良； 2. 仪器测量通道损坏；	1. 重新插拔； 2. 更换测量通道；
MV 测量不正确	1. 电极性能不好 2. 测量通道设置错误 3. 电极插头接触不良	1. 更换好的电极 2. 重新设置测量通道 3. 连接短路插头，仪器应显示 0.0mV 左右，否则 pX 测量单元可能有问题。
PH 测量不正确	1. 同上 2. 同上 3. 电极未校正或者校正错误	1. 同上 2. 同上 3. 重新校正电极或更换标液
电导率测量不正确	1. 电极性能不好 2. 使用不正确的补偿方式 3. 电极校正错误 4. 校正的电导标准溶液有问题	1. 更换电极 2. 设置正确的补偿方式 3. 重新校正电极 4. 重新选购或者配置标准溶液
溶解氧测量不正确	1. 溶解氧电极性能不好 2. 电极校正错误 3. 没有使用搅拌器或者鼓泡不均匀	1. 更换电极 2. 重新校正电极 3. 使用自搅拌溶解氧电极或者均匀鼓泡
打印机不打印或不正确	1. 打印机电源没接 2. 打印线没连接 3. 打印机设置错误 4. 打印机选购错误 5. 打印机长度不够	1. 连接打印机电源 2. 连接好打印机连线 3. 设置打印机波特率、通信口 4. 使用串口打印机 5. 选择每行长度更长的打印机

附录 3：术语解释

- **pH斜率**: 每变化 1pH 值产生电位的变化量, 通常用 mV/pH 或%表示。
- **pH 的 E0**: 又称“零电位”, 通常是指 pH 为 7 时的电位值。
- **pH 的一点标定**: 用一种 pH 缓冲溶液进行的校准。
- **pH 的多点标定**: 用两种以上 pH 缓冲溶液进行的校准。
- **电极常数**: 又称电导池常数, 电极片的距离与面积之比。通常用 cm^{-1} 表示。
- **TDS 转换系数**: 电导率与 TDS 的换算系数。
- **温度系数**: 温度每变化 1°C 引起的电导率的变化量, 通常用 $\%/^{\circ}\text{C}$ 表示。
- **溶解氧浓度**: 在一定条件下, 溶解于水中分子状态的氧的含量。用每升水中氧气的毫克数表示。通常记作 DO。
- **溶解氧饱和度**: 现场溶解氧浓度与相同条件下饱和溶解氧浓度的比值。
- **溶解氧大气压**: 现场大气压力。用 kPa 表示。
- **溶解氧盐度**: 水中含盐量。用 g/L 表示。
- **溶解氧零点标定**: 在“无氧水”(新鲜配制的 5%亚硫酸钠溶液) 中对电极进行标定。
- **溶解氧满度标定**: 在空气或空气充分溶解饱和的水中对电极进行标定。

附录 4：产品订购信息

产品型号及名称	技术参数
PHSJ-6L 型 pH 计	新一代引领版 pH 计，满足实验室高精度 pH 的测量要求，支持单 pH 测量单元，达到 0.001 级，测量范围：-2.000pH~20.000pH，-2000.00mV~2000.00mV；精度：±0.002pH；
PXSJ-227L 型离子计	新一代引领版离子计，满足实验室高精度 pH、pX、离子浓度的测量要求，支持单 pX 测量单元，达到 0.001 级，测量范围：-2.000~20.000pH/pX，-2000.00mV~2000.00mV；精度：±0.002pH/pX；
DDSJ-319L 型电导率仪	新一代引领版电导率仪，满足实验室高精度电导率的测量要求，支持单电导测量单元，达到 0.75 级，测量范围：0.000 μ S/cm~3000mS/cm；精度：±0.5% (FS)；
JPSJ-606L 型溶解氧仪	新一代引领版溶解氧仪，满足实验室高精度溶解氧的测量要求，支持单溶解氧测量单元，溶解氧：(0.00~90.00)mg/L，±0.10mg/L；饱和度：(0.0~600.0)%，0.1%；
DZS-708L 型多参数分析仪	新一代引领版多参数分析仪，满足实验室高精度多参数的测量要求，支持最多任意 4 个 pX、电导、溶解氧测量单元，-2.000~20.000pH/pX，-2000.00mV~2000.00mV，±0.002pH/pX；电导率：0.000 μ S/cm~3000mS/cm；±0.5% (FS)；溶解氧：(0.00~90.00)mg/L，±0.10mg/L；饱和度：(0.0~600.0)%，0.1%；

SCH-01 型自动样品进样器	■单样品杯转盘，12 个杯位，11 个为样品杯位置，1 个清洗位； ■支持动态喷淋清洗，保证彻底清洗干净； ■支持搅拌功能，上搅拌、下搅拌可选； ■仪器安装有液晶、键盘，支持直接制、操作； ■具有 USB、RS232 双接口，完全实现自动化操作； ■仪器具有自检和容错功能。
自搅拌溶解氧电极	配合引领版 JPSJ-606L 型溶解氧仪、DZS-708L 型多参数分析仪，稳定测量
E-201-L 型 pH 复合电极	配合 pX 测量单元，适合测量 pH、电位
PF-202-L 型 pF 复合电极	配合 pX 测量单元，适合测量 pF、离子浓度、电位
其他离子选择电极	配合 pX 测量单元，适合测量 pX、离子浓度
T-818-L 型温度电极	配合 pX 测量单元、电导测量单元，适合测量温度值
DJS-1-L 型电导电极	配合电导测量单元，适合测量电导率、TDS、盐度
D0-958-L 型溶解氧电极	配合溶解氧测量单元，适合测量溶解氧、饱和度
pH 标准缓冲溶液	多种常规 pH 标准缓冲液，符合 GB 标准
电导标准溶液	符合 JJG 标准，4 种 KCl 标准浓度